

MiSeq

Systemhandbuch



Dieses Dokument und dessen Inhalt sind Eigentum von Illumina, Inc. sowie deren Partner-/Tochterunternehmen („Illumina“) und ausschließlich für den bestimmungsgemäßen Gebrauch durch den Kunden in Verbindung mit der Verwendung des hier beschriebenen Produkts/der hier beschriebenen Produkte und für keinen anderen Bestimmungszweck ausgelegt. Dieses Dokument und dessen Inhalt dürfen ohne schriftliches Einverständnis von Illumina zu keinem anderen Zweck verwendet oder verteilt bzw. anderweitig übermittelt, offengelegt oder auf irgendeine Weise reproduziert werden. Illumina überträgt mit diesem Dokument keine Lizenzen unter seinem Patent, Markenzeichen, Urheberrecht oder bürgerlichem Recht bzw. ähnlichen Rechten an Drittparteien.

Die Anweisungen in diesem Dokument müssen von qualifiziertem und entsprechend ausgebildetem Personal genau befolgt werden, damit die in diesem Dokument beschriebene Verwendung des Produkts/der Produkte sicher und ordnungsgemäß erfolgt. Vor der Verwendung dieser Produkte muss der Inhalt dieses Dokuments vollständig gelesen und verstanden worden sein.

FALLS NICHT ALLE HIERIN AUFGEFÜHRTEN ANWEISUNGEN VOLLSTÄNDIG GELESEN UND BEFOLGT WERDEN, KÖNNEN PRODUKTSCHÄDEN, VERLETZUNGEN DER BENUTZER UND ANDERER PERSONEN SOWIE ANDERWEITIGER SACHSCHADEN EINTRETEN. AUSSERDEM ERLISCHT DIE PRODUKTGARANTIE.

ILLUMINA ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR SCHÄDEN, DIE AUS DER UNSACHGEMÄSSEN VERWENDUNG DER HIERIN BESCHRIEBENEN PRODUKTE (EINSCHLIESSLICH TEILEN HIERVON ODER DER SOFTWARE) ENTSTEHEN.

© 2021 Illumina, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Alle Marken sind Eigentum von Illumina, Inc. bzw. der jeweiligen Eigentümer. Weitere Informationen zu Marken finden Sie unter www.illumina.com/company/legal.html.

Versionshistorie

Dokument-Nr.	Datum	Beschreibung der Änderung
Material-Nr. 20000262 Dokument-Nr. 15027617 v06	Januar 2021	Aktualisierungen hinsichtlich des Upgrades auf MCS v4.0 und Local Run Manager v3.0 hinzugefügt. Aktualisierungen hinsichtlich des Upgrades auf Windows 10 hinzugefügt. Bilder und Text an die Änderungen der Benutzeroberfläche angepasst. Angaben zum Wartungswaschlauf aktualisiert. Angaben zu BaseSpace Onsite entfernt, da die Lösung nicht mehr kompatibel ist. Verweis auf Illumina Experiment Manager entfernt, da die Lösung nicht mehr kompatibel ist. Verweise auf MiSeq-Reagenzien-Kits der Version 1 entfernt, da diese Version nicht länger unterstützt wird.
Material-Nr. 20000262 Dokument-Nr. 15027617 v05	Juni 2019	Angaben zum Indizierungszyklus aktualisiert. Materialnummer korrigiert.
Material-Nr. 20000262 Dokument-Nr. 15027617 v04	Juli 2018	Neue Laufkonfigurationsoptionen für die Sequenzierungsmodi „Local Run Manager“, „Sample Sheets“ (Probenblätter) und „Manual“ (Manuell) wurden aufgenommen. Die Verweise auf MiSeq Reporter wurden durch Verweise auf Local Run Manager ersetzt. Das Beheben von unzulässigen Temperaturbereichen des Reagenzienkühlers wurde in den Anhang „Fehlerbehebung“ aufgenommen.
Material-Nr. 20000262 Dokument-Nr. 15027617 v03	Mai 2018	Der Standard-Benutzername und das Standard-Kennwort für die Anmeldung beim Betriebssystem wurden entfernt. Illumina empfiehlt die Verwendung standortspezifischer Anmeldeinformationen. Informationen zum Überwachungsservice Illumina Proactive im Abschnitt „Anpassen der Systemeinstellungen“ hinzugefügt. Hinweis unter „Reagenzienkammer“ zum erforderlichen Temperaturbereich des Kühlers hinzugefügt. MiSeq Reporter wieder hinzugefügt und Verweise auf Local Run Manager entfernt. Der Name des Handbuchs wurde von „MiSeq-Sequenziersystem Handbuch“ in „MiSeq-Systemhandbuch“ geändert. Geringfügige Textänderungen.

Dokument-Nr.	Datum	Beschreibung der Änderung
Material-Nr. 20000262 Dokument-Nr. 15027617 v02	Januar 2018	<p>Neue Laufkonfigurationsoptionen für die Sequenzierungsmodi „Local Run Manager“, „Sample Sheets“ (Probenblätter) und „Manual“ (Manuell) wurden aufgenommen.</p> <p>Die Verweise auf MiSeq Reporter wurden durch Verweise auf Local Run Manager ersetzt.</p> <p>Das Beheben von unzulässigen Temperaturbereichen des Reagenzienkühlers wurde in den Anhang „Fehlerbehebung“ aufgenommen.</p> <p>In den Abschnitt „Anpassen der Systemeinstellungen“ wurde eine neue Anweisung zur Erfassung von Geräteleistungsdaten aufgenommen.</p> <p>Der Name des Handbuchs wurde von „MiSeq-Systemhandbuch“ in „MiSeq-Sequenziersystem Handbuch“ geändert.</p>

Dokument-Nr.	Datum	Beschreibung der Änderung
Material-Nr. 20000262 Dokument-Nr. 15027617 v01	September 2015	<p>Der Name des Handbuchs wurde von „MiSeq-System Benutzerhandbuch“ in „MiSeq-Systemhandbuch“ geändert.</p> <p>Neu in MCS v2.6: Informationen über BaseSpace Onsite wurden aufgenommen.</p> <p>Die Informationen des Handbuchs wurden neu angeordnet, damit Aufgaben anstatt Bildschirme im Mittelpunkt stehen.</p> <p>Alle Verweise auf den Begrüßungsbildschirm wurden in „Startbildschirm“ geändert.</p> <p>Informationen aus den MiSeq-Reagenzien-Kit-Handbüchern zur Reagenzienvorbereitung, darunter Fließzellentypen, Inhalte von Reagenzienkartuschen und Anweisungen für das Auftauen der Reagenzienkartusche, wurden aufgenommen. Alle anderen Informationen zum MiSeq-Reagenzien-Kit finden Sie unter support.illumina.com/sequencing/sequencing_kits/miseq_reagent_kit.html.</p> <p>Das zu erwartende Waschvolumen eines Wartungswaschlaufs wurde von 17,25 ml in 51,75 ml korrigiert.</p> <p>Die Reihenfolge der Workflowschritte zum Vorbereiten der Reagenzienkartusche und, falls erforderlich, anschließend zum Denaturieren und Verdünnen der Bibliotheken wurde aktualisiert.</p> <p>Die Fehlerbehebungsinformationen befinden sich jetzt in Anhang A.</p> <p>Die Informationen zu Ausgabeordnern und Fließzellenplatten befinden sich jetzt in Anhang B.</p> <p>Die Informationen über das Verwalten von Dateien befinden sich jetzt im Kapitel „Wartung“.</p> <p>Die Anweisungen für Nachwaschungen befinden sich nicht mehr im Kapitel „Wartung“, sondern im Kapitel „Sequenzierung“.</p> <p>Der Name des Kapitels „Durchführen eines Laufs“ wurde in „Sequenzierung“ geändert.</p> <p>Verweise auf die Primäranalyse wurden in Analyse durch RTA-Software geändert.</p> <p>Die Verdünnungsanweisungen für Nachwaschungen mit einem Matrizenleitungswaschlauf wurden von 6 % NaOCl in 5 % NaOCl geändert.</p> <p>Eine Teilenummer für NaOCl, 5 % wurde in die Liste der vom Benutzer bereitzustellenden Verbrauchsmaterialien aufgenommen.</p>

Dokument-Nr.	Datum	Beschreibung der Änderung
Teile-Nr. 15027617 Rev. O	September 2014	<p>Folgende Informationen wurden aktualisiert:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Neue Funktionen in MCS v2.5, Nachwaschungsoption um einen Matrizenleitungswaschlauf ergänzt. • In den Informationen für Matrizenleitungswaschläufe wurden die Anweisungen für Nachwaschungen mit Natriumhypochlorit aktualisiert. • Erwartetes Waschvolumen für Nachwaschungen wurde hinzugefügt. <p>Informationen zum VeriSeq PGS-Workflow bezüglich zusätzlicher Ressourcen, Laufoptionen, Sekundäranalyseoptionen, Gerätewaschläufe und Farbe des Verschlusses des Fließzellenbehälters wurden hinzugefügt.</p>
Teile-Nr. 15027617 Rev. N	Juni 2014	<p>Informationen zum VeriSeq PGS-Workflow wurden hinzugefügt.</p> <p>Informationen zu den Laufkennzahlen für Clusterbildung und -dichte wurden aktualisiert.</p> <p>Informationen zur Virenschutz-Software wurden gelöscht. Siehe <i>Handbuch zur Standortvorbereitung für das MiSeq-System</i>.</p>
Teile-Nr. 15027617 Rev. M	Januar 2014	<p>Aktualisiert, um Änderungen, die in MCS v2.4 eingeführt wurden, zu berücksichtigen:</p> <p>Bundle Logs-Funktion zum Senden von Fehlerbehebungsdateien wurde neu hinzugefügt.</p>
Teile-Nr. 15027617 Rev. L	Oktober 2013	<p>Neustart der Systemsoftware wurde als Schritt vor dem Lauf hinzugefügt.</p> <p>Mikrozentrifugenröhrchen wurden zur Liste der vom Benutzer bereitzustellenden Verbrauchsmaterialien hinzugefügt.</p> <p><i>MiSeq-Software</i> wurde als separates Kapitel entfernt und die Kapitelinhalte wurden über das gesamte Handbuch verteilt.</p> <p>Informationen über Ordner für anwendungsspezifische Rezepte wurden entfernt.</p> <p>Informationen über empfohlene Clusterdichtenbereiche für MiSeq-Reagenzien-Kits wurden entfernt.</p> <p>Details über MiSeq-Reagenzien-Kits wurden entfernt und Überblick über Reagenzien-Kit-Funktionen wurde hinzugefügt. Detaillierte Informationen finden Sie in der Reagenzienvorbereitungsdokumentation zu den verwendeten Kits.</p> <p>Inhalt zu den Markenhinweisen wurde hinzugefügt.</p>
Teile-Nr. 15027617 Rev. K	August 2013	<p>Formatierungsfehler behoben.</p>

Dokument-Nr.	Datum	Beschreibung der Änderung
Teile-Nr. 15027617 Rev. J	August 2013	<p>Laufbeschreibungen für MCS v2.3 und MiSeq-Reagenzien-Kit v3 hinzugefügt. Folgende Informationen wurden aktualisiert:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reagenzien-Kit und Versionskompatibilität umfassen jetzt MiSeq-Reagenzien-Kit v3 • Beschreibung des Ordners für benutzerdefinierte Rezepte umfasst jetzt einen v3-Unterverzeichnis • Clusterdichtenbereich für v2 wurde geändert; Bereich für v3 wurde hinzugefügt • Ausgabepfad für Bilddateien <p>Fließzellen-Barcodes für Nano-Fließzellen (D) und Mikro-Fließzellen (G) korrigiert. Informationen zum MiSeq-Reagenzien-Kit einschließlich Inhalt und Fließzellentypen entfernt. Weitere Informationen finden Sie im <i>Handbuch für die Reagenzienvorbereitung für das MiSeq (Dokument-Nr. 15044983)</i>.</p>
Teile-Nr. 15027617 Rev. H	März 2013	<p>Abschnitt <i>MiSeq-Konzepte</i> wurde hinzugefügt, in dem der Analyse-Workflow, die Manifestdatei und das Probenblatt eingeführt werden. Informationen über die FASTQ-Dateigenerierung, Formate der Manifestdatei, Analyse-Workflow-Details und Probenblattdetails wurden entfernt. Weitere Informationen zu diesen Themen finden Sie im <i>Benutzerhandbuch zu MiSeq Reporter</i>, Teile-Nr. 15028784, oder in der <i>Kurzanleitung zum MiSeq-Probenblatt</i>, Teile-Nr. 15028392. Anweisungen zur Vorbereitung von anwendungsspezifischen Primern entfernt. Weitere Informationen finden Sie in <i>Verwendung anwendungsspezifischer Primer im MiSeq</i>, Teile-Nr. 15041638.</p>
Teile-Nr. 15027617 Rev. G	Januar 2013	<p>Anweisungen zum Denaturieren und Verdünnen von DNA-Bibliotheken und Vorbereiten einer Illumina PhiX-Kontrolle entfernt. Siehe <i>DNA-Bibliotheken für die Sequenzierung auf dem MiSeq vorbereiten</i>, Teile-Nr. 15039740. Gerätewaschlauf-Anweisungen dahingehend aktualisiert, dass 25 ml 10 % Tween 20 zu 475 ml Wasser in Laborqualität anstelle von 500 ml Wasser in Laborqualität hinzugefügt werden.</p>

Dokument-Nr.	Datum	Beschreibung der Änderung
Teile-Nr. 15027617 Rev. F	November 2012	<p>Folgende neue Informationen wurden hinzugefügt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kit-Beschreibungen für neue MiSeq-Reagenzien-Kits: MiSeq Reagent Nano Kit und MiSeq Reagent Micro Kit • Überblick über Fließzellentypen • Beschreibung des Analyse-Workflows „Enrichment“ <p>Folgende Informationen wurden aktualisiert:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Neue Funktionen in MCS v2.1, Bildschirm „Perform Wash“ (Waschlauf durchführen), um eine Nachwaschungsoption und einen Befehl zum Anheben der Sipper hinzuzufügen • Tabelle mit der Versionskompatibilität, um Abhängigkeiten des Nano- und Mikro-Kits hinzuzufügen • Informationen zur Versionskompatibilität, um neue Reagenzien-Kits hinzuzufügen
Teile-Nr. 15027617 Rev. E	Oktober 2012	<p>Folgende Informationen wurden aktualisiert:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Anweisungen zur Vorbereitung der PhiX-Kontrolle wurden korrigiert und die erwartete Clusterdichte der vorbereiteten PhiX-Kontrolle wurde in 1.000–1.200 K/mm² geändert. • Es wurde vermerkt, dass das Verfahren zum Denaturieren und Verdünnen von Bibliotheken, <i>Vorbereiten der Bibliotheken</i>, nicht für Nextera XT-Bibliotheken und TruSeq Amplikon-Bibliotheken gilt. • Name des Upgrades wurde von MiSeq-Erweiterungs-Pack in MiSeq-Hardware-Upgrade geändert • <i>MiSeq Reporter Benutzerhandbuch</i> wurde zur Liste „Weitere Ressourcen“ hinzugefügt.

Dokument-Nr.	Datum	Beschreibung der Änderung
Teile-Nr. 15027617 Rev. D	Juli 2012	<p>Software-Beschreibungen wurden auf MCS v2.0 aktualisiert.</p> <p>Folgende neue Informationen wurden hinzugefügt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abschnitt mit dem Titel <i>Neue Funktionen in MCS</i>, um neue Software-Funktionen, Änderungen in der Benutzeroberfläche und Änderungen am Workflow zu beschreiben • Katalognummer und Beschreibung des MiSeq-Reagenzien-Kits v2, 500 Zyklen • Abschnitt „Versionskompatibilität und Anforderungen“ • Beschreibung des MiSeq-Erweiterungs-Packs, das für die Fließzellenbildung von zwei Oberflächen in 14 Platten erforderlich ist • Beschreibung der Fließzellen-Plattennummerierung mit zwei Oberflächen • PCR Amplicon-Analyse-Workflow für Nextera XT-Bibliotheken • Verwendung von 10 % Tween 20 bei Waschverfahren und erwartete Waschvolumina • Reagenzienkartuschen-Version zum Verfahren für RFID-Read-Fehler <p>Folgende Informationen wurden aktualisiert:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reagenzien-Akronyme für IMF, CMF und AMX in Reagenziennamen der v2, IMS, CMS bzw. AMS, geändert • PhiX-Konzentration wurde von 8 pM in 12,5 pM geändert • Empfohlene NaOH-Höchstkonzentration in endgültiger Lösung wurde in 1 mM geändert • Es wurde vermerkt, dass ein Wartungswaschlauf erforderlich ist, um das Gerät aus dem Standby-Modus zu holen und mit den Konfigurationsschritten für einen nachfolgenden Lauf zu beginnen. • Der Abschnitt „Probenblattparameter“ und der Schritt für die Probenblatt-Einrichtung im Workflow wurden entfernt. Illumina empfiehlt, das Probenblatt vor der Probenvorbereitung zu erstellen (siehe <i>MiSeq-Probenblatt Kurzanleitung</i>, Teile-Nr. 15028392, und <i>Illumina Experiment Manager Benutzerhandbuch</i>, Teile-Nr. 15031335).

Dokument-Nr.	Datum	Beschreibung der Änderung
Teile-Nr. 15027617 Rev. C	April 2012	<p>Software-Beschreibungen wurden auf MCS v1.2 aktualisiert.</p> <p>Folgende neue Verfahren und Abschnitte wurden hinzugefügt: „BaseSpace – Überblick“, „Verwenden anwendungsspezifischer Primer“, „Generieren von FASTQ-Dateien“, „Fehlerbehebung bei Fließratenfehlern“, „Durchführen eines Volumentests“, „Durchführen eines Wartungswaschlaufs“ und „Gerät in den Leerlauf versetzen“, einschließlich eines Standbywaschlaufs.</p> <p>Folgende Informationen wurden aktualisiert:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Name des Amplikon-Workflows in „Custom Amplicon“ (Anwendungsspezifisches Amplikon) geändert; Name des DenovoAssembly-Workflows in „Assembly“ (Assemblierung) geändert; GenerateFASTQ-Workflow hinzugefügt • Beschreibungen von Laufordnern und -dateien hinzugefügt; Laufordnerbenennung aktualisiert; Größe der Ausgabedatei hinzugefügt • Genomordner für Amplikon-Sequenzierung in Probenblatt-Parametern als erforderlich aufgelistet • Anweisungen zum Verdünnen von NaOH zum Denaturieren von Bibliotheken hinzugefügt • MiSeq-Self-Service-Anweisungen zu „Beheben von RFID-Lese Fehlern“ hinzugefügt • Zur Fehlerbehebung bei der Laufleistung verwendete Dateien und Ordner aufgelistet
Teile-Nr. 15027617 Rev. B	Dezember 2011	<p>Software-Beschreibungen auf MCS v1.1 aktualisiert</p> <p>Informationen zum Virenschutz hinzugefügt</p> <p>Folgende Informationen wurden aktualisiert:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anweisungen zum Beheben eines RFID-Fehlers • Vorbereiten von Bibliotheken – Geändert in 0,2 N NaOH • Namenskonvention des Laufordners • Erforderlicher Speicherplatz und Speicherkapazität • Schritte zur Laufkonfiguration – weitere Informationen zu „Konfigurieren des Probenblatts“ hinzugefügt • Schritte zur Laufkonfiguration – Hinweis zum Entsorgen des verbleibenden PR2 hinzugefügt • Analysedauer – hinzugefügt, wann die Analysedauer mehr als zwei Stunden beträgt • Eingabeanforderungen der Analyse – Manifestdateien für TruSeq Custom Amplicon-Bibliotheken als erforderlich aufgelistet • Größe des HT1-Röhrchens unter „Inhalt des MiSeq-Reagenzien-Kits“ korrigiert • iCom-Referenzen in Myllumina geändert
Teile-Nr. 15027617 Rev. A	September 2011	Erste Version

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1 Überblick	1
Einleitung	1
Weitere Ressourcen	1
Komponenten	3
MiSeq-Konzepte	5
Systemsoftware	6
Sekundäranalyseoptionen	7
Sequencing Analysis Viewer	8
Erforderlicher Speicherplatz	9
MiSeq-Reagenzien-Kit – Überblick	9
Kapitel 2 Erste Schritte	12
Starten des MiSeq	12
Anpassen der Systemeinstellungen	12
Konfigurieren von Benachrichtigungen zu BaseSpace-Updates	13
Festlegen von E-Mail-Voreinstellungen	13
Festlegen der Standardspeicherorte der Ordner	14
Verbrauchsmaterialien	14
Kapitel 3 Sequenzierung	16
Einleitung	16
Dauer des Laufs	16
Clusterbildung	17
Sequenzierung	17
Analyse	17
Auftauen der Reagenzienkartusche	17
Überprüfen der Reagenzienkartusche	18
Denaturieren und Verdünnen von Bibliotheken	18
Laden von Probenbibliotheken	19
Konfigurieren eines Laufs mit MCS	19
Reinigen der Fließzelle	21
Laden der Fließzelle	23
Laden von Reagenzien	24
Starten des Laufs	26
Überwachen des Laufs	27
Durchführen einer Nachwaschung	29
Kapitel 4 Wartung	34
Wartungshäufigkeit	34
Wartungshäufigkeit beim VeriSeq PGS-Workflow	34
Durchführen eines Wartungswaschlaufs	35
Durchführen eines Standbywaschlaufs	37
Verwalten von Dateien	39

Software-Updates	40
Ausschalten des Geräts	41
Anhang A Fehlerbehebung	42
Einleitung	42
Bundle Logs (Protokollbündel) für die Fehlerbehebung	42
Durchführen einer Systemprüfung	44
Unterbrechen oder Anhalten eines Laufs	44
Manuelles Anheben der Sipper einer Reagenzienkartusche	45
Beheben von Laufkonfigurationsfehlern	46
Beheben von RFID-Lese Fehlern	46
Durchführen eines Volumentests	47
Messen erwarteter Waschvolumina	48
Beheben von Temperaturfehlern des Reagenzienkühlers	48
Beheben von Local Run Manager-Analysefehlern	48
Konfigurieren der Systemeinstellungen	48
Anhang B Ausgabedateien und -ordner	50
Laufordner	50
Inhalt des MiSeqOutput-Ordners	50
RTA-Ordner und -Dateien	52
Index	54
Technische Unterstützung	57

Kapitel 1 Überblick

Einleitung	1
Weitere Ressourcen	1
Komponenten	3
MiSeq-Konzepte	5
Systemsoftware	6
Sekundäranalyseoptionen	7
Sequencing Analysis Viewer	8
Erforderlicher Speicherplatz	9
MiSeq-Reagenzien-Kit – Überblick	9

Einleitung

Das Illumina® MiSeq™-System verbindet die bewährte SBS-Technologie (Sequencing By Synthesis, Sequenzierung durch Synthese) und einen revolutionären Workflow, mit dem die analysierten DNA-Daten in nur acht Stunden vorliegen. Das MiSeq-System vereint Clusterbildung, Sequenzierung und Datenanalyse in einem einzigen Gerät.

Merkmale

- ▶ **Vollständige Automatisierung:** Nach der Konfiguration Ihres Laufs, die das Laden der vorgefüllten Reagenzienkartusche, der Pufferflasche und der Fließzelle umfasst, sind keine weiteren manuellen Aktionen erforderlich.
- ▶ **Vorgefüllte Reagenzienkartusche:** Eine speziell entwickelte vorgefüllte Einweg-Reagenzienkartusche liefert die Reagenzien für die Clusterbildung und die Sequenzierung, darunter auch Reagenzien für die Paired-End-Sequenzierung und Indizierungsreagenzien. Integriertes RFID-Tracking (Radio Frequency Identification) ermöglicht die genaue Nachverfolgung von Verbrauchsmaterialien.
- ▶ **Steuerelemente:** Die Benutzeroberfläche der MiSeq Control Software (MCS) bietet Steuerelemente zum Konfigurieren des Geräts, zum Konfigurieren und Überwachen von Läufen sowie zum Durchführen von Wartungsverfahren.
- ▶ **Komfortables Laden von Fließzellen:** Ein Klemmmechanismus positioniert die Fließzelle beim Laden in das Gerät automatisch. Integriertes RFID-Tracking (Radio Frequency Identification) ermöglicht die genaue Nachverfolgung von Verbrauchsmaterialien.
- ▶ **Innovative Fluidik-Architektur:** Das MiSeq-Fluidiksystem sorgt für unübertroffene Effizienz des Chemikalien-Zyklus bei der Sequenzierung.
- ▶ **Real-Time Analysis (RTA):** Die integrierte Analysesoftware führt während des Sequenzierungslaufs eine Datenanalyse im Gerät in Echtzeit einschließlich Bildanalyse und Base-Calling durch, was wertvolle Zeit spart, die nachgeschaltete Analysen in Anspruch nehmen würden.
- ▶ **Local Run Manager:** Die integrierte Software für die Sekundäranalyse verarbeitet die Daten der RTA-Analyse, führt das Alignment durch und liefert Informationen zu jeder analysierten Probe.


Weitere Ressourcen

Auf den Supportseiten zum MiSeq-System auf der Illumina-Website finden Sie weitere Ressourcen. Diese umfassen Software, Schulungsmaterial, Informationen zu kompatiblen Produkten und die folgende Dokumentation. Vergewissern Sie sich stets auf den Supportseiten, dass Sie über die aktuellen Versionen verfügen.

Ressource	Beschreibung
<i>Custom Protocol Selector</i>	Ein Tool, mit dem sich ausführliche Anweisungen passend zur jeweiligen Bibliotheksvorbereitungsmethode, den Laufparametern und der Analysemethode erstellen lassen, einschließlich Optionen zur Verfeinerung der Detailstufe.
<i>MiSeq-System Handbuch zur Standortvorbereitung (Dokument-Nr. 15027615)</i>	Enthält Spezifikationen für den Arbeitsplatz, die elektrischen Anforderungen sowie die Umgebungs- und Netzwerkbedingungen.
<i>MiSeq-System Sicherheits- und Compliance-Handbuch (Dokument-Nr. 15027616)</i>	Bietet Informationen zur Betriebssicherheit, zu Compliance-Erklärungen sowie zu Gerätekennezeichnungen.
<i>MiSeq-Probenblatt Kurzanleitung (Dokument-Nr. 15028392)</i>	Enthält Informationen über das Hinzufügen von Probenblatteinstellungen zu Ihrem Probenblatt.
<i>MiSeq-System Handbuch zum Denaturieren und Verdünnen von Bibliotheken (Dokument-Nr. 15039740)</i>	Bietet Anweisungen zum Denaturieren und Verdünnen von vorbereiteten Probenbibliotheken vor der Sequenzierung auf dem MiSeq sowie zum Vorbereiten einer PhiX-Kontrolle. Dieser Schritt gilt für die meisten Bibliothekstypen.
<i>MiSeq Handbuch für anwendungsspezifische Primer (Dokument-Nr. 15041638)</i>	Bietet Anweisungen für das Vorbereiten und Laden von anwendungsspezifischen Primern und das Bearbeiten des Probenblatts für anwendungsspezifische Primer.
<i>Local Run Manager v3 Softwarehandbuch (Dokument-Nr. 1000000111492)</i>	Enthält eine Übersicht über die Local Run Manager-Software, Anweisungen zur Verwendung der Softwarefunktionen und Anweisungen zur Installation von Analysemodulen auf dem Gerätecomputer.
<i>BaseSpace Benutzerhandbuch (Dokument-Nr. 15044182)</i>	Enthält Anweisungen zur Verwendung von BaseSpace sowie Beschreibungen zu den Diagrammen der einzelnen Analyse-Workflows.

Komponenten

Das MiSeq umfasst einen Touchscreen-Monitor, eine Statusleiste, eine Ein/Aus-Taste, neben der sich USB-Anschlüsse befinden, und drei Kammern.

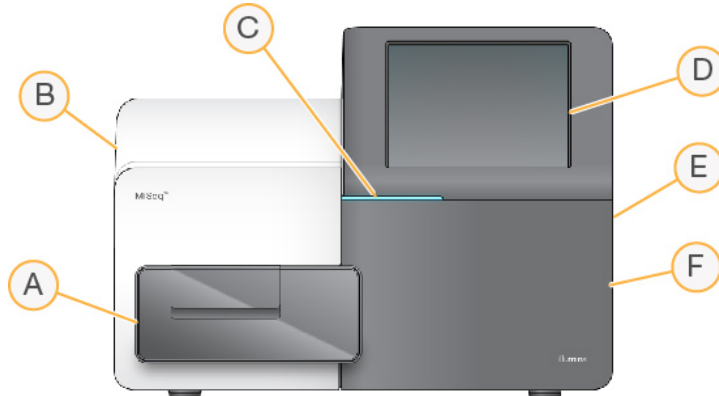

- A **Fließzellenkammer:** Enthält den Fließzellentisch, auf dem sich die Fließzelle während des Laufs befindet. Der Fließzellentisch wird durch Motoren gesteuert, die den Tisch für das Laden der Fließzelle aus dem gekapselten Optikmodul herausfahren und ihn zurückfahren, wenn der Lauf beginnt.
- B **Geschlossene Optikammer:** Enthält optische Komponenten, die die Bildgebung der Fließzelle ermöglichen.
- C **Statusleiste:** Zeigt den Status der Fließzelle an: bereit für die Sequenzierung (grün), in Verarbeitung (blau) oder erfordert Überprüfung (orange).
- D **Touchscreen-Monitor:** Zeigt die Oberfläche der Steuerungssoftware für die System- und Laufkonfiguration an.
- E **Externe USB-Anschlüsse:** Ermöglichen die Übertragung von Dateien und Daten auf den Gerätecomputer über den Touchscreen-Monitor.
- F **Reagenzienkammer:** Enthält Reagenzien bei geeigneten Temperaturen, Waschlösungen und eine Flasche für verbrauchte Reagenzien. Ein Magnetverschluss sichert die Klappe der Reagenzienkammer.


Die MiSeq-Benutzeroberfläche führt Sie durch die Schritte zur Laufkonfiguration über den Touchscreen-Monitor. Zum Laden der Laufkomponenten müssen Sie auf die Reagenzienkammer und die Fließzellenkammer zugreifen können.

Fließzellenkammer

In der Fließzellenkammer sind der Fließzellentisch, die thermische Station und die Fluidikanschlüsse für die Fließzelle untergebracht. Der Fließzellentisch trägt die Fließzelle, die von der Fließzellenklemme gesichert und positioniert wird. Wenn die Fließzellenklemme schließt, wird die Fließzelle durch zwei Stifte in der Nähe des Scharniers der Klemme automatisch positioniert.

Die thermische Station unter dem Fließzellentisch steuert die für die Clusterbildung und die Sequenzierung erforderlichen Änderungen der Fließzellentemperatur.

Abbildung 1 Fließzellenkammer

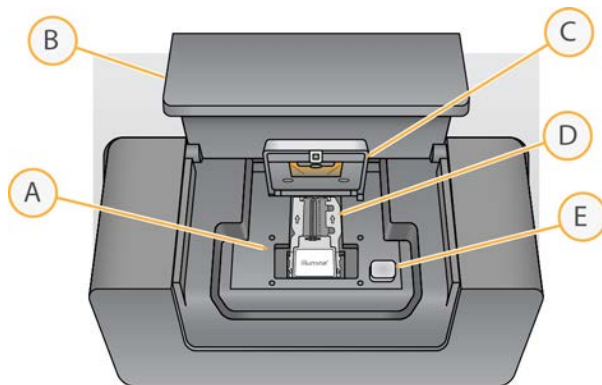

- A Fließzellentisch
- B Klappe der Fließzellenkammer
- C Fließzellenklemme
- D Fließzelle
- E Freigabeknopf der Fließzellenklemme

Reagenzienkammer

In der Reagenzienkammer befinden sich der Reagenzienkühler sowie Positionen für die Waschpuffer-Flasche (PR2) und die Abfallflasche. Um eine gleich bleibende Temperatur aufrechtzuerhalten, öffnen und schließen Sie den Reagenzienkühler nur dann, wenn Sie dazu aufgefordert werden.




HINWEIS

Der erforderliche Temperaturbereich des Reagenzienkühlers liegt zwischen 2 °C und 11 °C.

Während des Laufs enthält der Reagenzienkühler eine Einweg-Reagenzienkartusche. Während des Gerätewaschlaufs enthält der Reagenzienkühler die Waschablage. Die Software senkt, je nachdem, welcher Prozess gerade ausgeführt wird, zum passenden Zeitpunkt während eines Laufs automatisch Sipper in die einzelnen Behälter der Reagenzienkartusche ab.

Rechts neben dem Reagenzienkühler befinden sich formschlüssige Aussparungen für die PR2-Flasche und die Abfallflasche. Der Sipper-Griff arretiert die Flaschen in ihrer Position und senkt den entsprechenden Sipper in die jeweilige Flasche ab. Reagenzien werden durch die Sipper und die Fluidikleitungen und anschließend durch die Fließzelle gepumpt. Reagenzienabfall wird während des gesamten Prozesses in die Abfallflasche abgegeben.

Abbildung 2 Komponenten der Reagenzienkammer

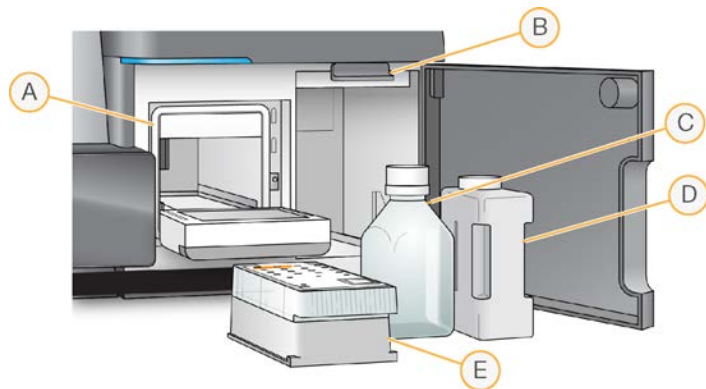

- A Reagenzienkühler
- B Sipper-Griff (in angehobener Position dargestellt)
- C PR2-Flasche
- D Abfallflasche
- E Reagenzienkartusche

MiSeq-Konzepte

Folgende Konzepte und Begriffe betreffen die Laufkonfigurationsschritte im MiSeq.

Konzept	Beschreibung
Analyse-Workflow	Local Run Manager führt ein Sekundäranalyseverfahren durch. Der Analyse-Workflow für jeden Lauf wird im Probenblatt oder vom ausgewählten Modul angegeben.
Manifest	Die Datei, die ein Referenzgenom und Ziel-Referenzregionen angibt, die im Alignment-Schritt zu verwenden sind. Für Workflows, die eine Manifestdatei erfordern, wird diese im Probenblatt angegeben und in den Manifestordner kopiert, der in der MCS festgelegt ist. Manifestdateien können für die Sekundäranalyse auch in Local Run Manager geladen werden.
Referenzgenom	Eine Datei im FASTA-Format, die die Genomsequenzen enthält, die während der Analyse verwendet werden. Für die meisten Analyse-Workflows wird die Referenzgenomdatei im Probenblatt angegeben.
Laufordner	Die von der RTA-Software gefüllte Ordnerstruktur (MiSeqOutput-Ordner) oder der von Local Run Manager gefüllte Ordner (MiSeqAnalysis). Weitere Informationen finden Sie unter <i>Laufordner</i> auf Seite 50.
Probenblatt	Eine Datei mit kommagetrennten Werten (*.csv), die die zum Konfigurieren und Analysieren eines Sequenzierungslaufs verwendeten Informationen enthält, darunter eine Liste von Proben und deren Indexsequenzen. Das Probenblatt kann während der Laufkonfigurationsschritte auf dem MiSeq bereitgestellt werden. Nach dem Start des Laufs wird das Probenblatt in „SampleSheet.csv“ umbenannt und in die Laufordner kopiert: MiSeqTemp, MiSeqOutput und MiSeqAnalysis.

Weitere Informationen über Analyse-Workflows und Manifestdateiformate finden Sie im *Softwarehandbuch zu Local Run Manager v3 (Dokument-Nr. 1000000111492)*.

Weitere Informationen über Probenblätter finden Sie in der *Kurzanleitung zum MiSeq-Probenblatt (Dokument-Nr. 15028392)*.

Systemsoftware

Die Gerätesoftware-Suite umfasst integrierte Anwendungen für die Durchführung von Sequenzierungsläufen, die Geräteanalyse und zugehörige Funktionen.

- ▶ **MiSeq Control Software (MCS):** Steuert den Betrieb des Geräts. Die Benutzeroberfläche der MiSeq Control Software (MCS) führt Sie durch die Schritte zum Laden der Fließzelle und der Reagenzien vor Beginn eines Laufs. Während der Durchführung des Laufs wird ein Überblick über Qualitätsstatistikwerte angezeigt.
- ▶ Während des Laufs steuert MCS den Fließzellentisch, verteilt Reagenzien, kontrolliert die Fließzellentemperaturen und nimmt Bilder von den Clustern auf der Fließzelle auf. MCS führt den Lauf gemäß den in der Local Run Manager-Software angegebenen Parametern durch.
- ▶ **Real-Time Analysis (RTA):** Führt die Bildanalyse und das Base-Calling durch und weist jeder Base für jeden Zyklus einen Qualitäts-Score zu. Bilder werden zur Verarbeitung durch RTA vorübergehend im Laufordner gespeichert und anschließend nach Abschluss der Analyse durch RTA automatisch gelöscht.
- ▶ **Local Run Manager:** Eine im Gerät integrierte Lösung zum Erstellen eines Laufs, Überwachen des Status, Analysieren der Sequenzierungsdaten und Anzeigen der Ergebnisse. Local Run Manager überwacht Probeninformationen und verwaltet die Benutzerberechtigungen. Die Software wird als Windows-Dienst auf dem Gerätecomputer ausgeführt und kann in einem Webbrowser angezeigt werden. Weitere Informationen finden Sie unter [Local Run Manager-Software auf Seite 8](#).




Außerdem ist als optionale Software der Sequencing Analysis Viewer (SAV) erhältlich. Diese Anwendung wird separat vom Gerät verwendet. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Sequencing Analysis Viewer auf Seite 8](#).

Statussymbole

Ein Statussymbol in der Steuerungssoftware informiert Sie über Änderungen der Bedingungen während der Laufkonfiguration bzw. während des Laufs. Eine Zahl auf dem Symbol zeigt die Anzahl der Zustände für einen Status an.

Ändert sich der Laufstatus, blinkt das Symbol, um Sie zu warnen. Wählen Sie das Symbol, um eine Beschreibung der Zustände anzuzeigen. Wählen Sie **Acknowledge** (Bestätigen), um die Meldung zu löschen, und dann **Close** (Schließen), um das Dialogfeld zu schließen.

Filtern Sie die Typen der Meldungen, die im Statusfenster angezeigt werden, indem Sie die Symbole am oberen Fensterrand auswählen. Wenn Sie ein Symbol auswählen, wird die Bedingung angezeigt bzw. ausgeblendet.

Statussymbol	Statusname	Beschreibung
	Status OK	Keine Änderung. Das System funktioniert normal.
	Warnung	Bei einer Warnung wird ein Lauf nicht angehalten. Bei einigen Warnungen sind jedoch Maßnahmen erforderlich, bevor der Lauf fortgesetzt wird.
	Fehler	Fehler stoppen einen Lauf in der Regel und erfordern im Allgemeinen eine Aktion, bevor der Lauf fortgesetzt werden kann.

Sensoranzeigen

Sensoranzeigen im unteren Bereich jedes Bildschirms in der Benutzeroberfläche stellen den Status der Gerätekomponenten dar.

Abbildung 3 Sensoranzeigen



Die Sensoranzeigen stehen von links nach rechts für die folgenden Komponenten:

- ▶ Temperatur des Reagenzienkühlers in °C
- ▶ Temperatur der Fließzelle in °C
- ▶ Status der BaseSpace®-Verbindung (ausführliche Informationen zu den BaseSpace-Statushinweisen unter *BaseSpace – Überblick auf Seite 7*)

Sekundäranalyseoptionen

MiSeq-Sequenzierungsdaten können mit Local Run Manager auf dem Gerätecomputer oder mit BaseSpace in der Cloud analysiert werden. Diese Anwendungen liefern für jedes erforderliche Genom und für jede Probe eines Laufs mit mehreren Proben Informationen zum Alignment, zu Varianten und zu Contig-Assemblierungen.

BaseSpace – Überblick

BaseSpace® ist die Cloud-Computing-Umgebung von Illumina.

Melden Sie sich bei BaseSpace an, wenn Sie den Sequenzierungslauf konfigurieren. Bei der Verwendung von BaseSpace haben Sie zusätzlich die Möglichkeit, Laufdaten lokal zu speichern. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter *Anpassen der Systemeinstellungen auf Seite 12*.

Wenn Sie den Sequenzierungslauf starten, ändert sich das Symbol, um anzugeben, dass das MiSeq mit BaseSpace verbunden ist und Datendateien an den angegebenen Speicherort übertragen werden.

Bei Verwendung von BaseSpace werden Datendateien während der Übertragung verschlüsselt, während der Analyse entschlüsselt und bei der Speicherung erneut verschlüsselt.

BaseSpace trennt die Verbindung zum MiSeq-Gerät automatisch am Ende des Laufs oder nachdem alle RTA-Analysedateien übertragen wurden. Wenn die Internetverbindung unterbrochen wird, wird nach der Wiederherstellung der Verbindung das Hochladen der Analysedateien ab dem Punkt wiederaufgenommen, an dem die Unterbrechung auftrat.

Nachdem die letzte Base-Call-Datei in BaseSpace hochgeladen wurde, beginnt die Sekundäranalyse der Daten. In BaseSpace werden dieselben Analyse-Workflows unterstützt wie bei der Geräteanalyse mit Local Run Manager.

Sie können unter basespace.illumina.com eine Verbindung zu BaseSpace herstellen. Melden Sie sich mit den Anmeldedaten für Ihr MyIllumina-Konto an. Weitere Informationen zu BaseSpace finden Sie im *Benutzerhandbuch zu BaseSpace (Dokument-Nr. 15044182)* sowie auf den BaseSpace-Supportseiten auf der Illumina-Website.

Local Run Manager-Software

Die Local Run Manager-Software ist eine im Gerät integrierte Lösung zum Erstellen eines Laufs, Überwachen des Status, Analysieren der Daten und Anzeigen der Ergebnisse. Die Software ist mit MCS kompatibel und verarbeitet Base-Calls, die während der anfänglichen Analyse generiert wurden. Local Run Manager führt nach Beendigung eines Sequenzierungslaufs automatisch die Sekundäranalyse durch.

Local Run Manager wird verwendet, um während der Bibliotheksvorbereitung Probeninformationen aufzuzeichnen. Ferner sorgt die Software für eine positive Probenverfolgung während des gesamten Vorgangs und generiert Informationen über jede Probe.

Darüber hinaus kann Local Run Manager die Benutzerauthentifizierung steuern, sofern diese Option aktiviert ist, und Benutzern verschiedene Zugriffsberechtigungen erteilen. Berechtigungen werden in einer Datenbankdatei gespeichert, auf die das MiSeq zugreift. Local Run Manager kann auch den Sequenzierungslauf überwachen. Weitere Informationen finden Sie im *Softwarehandbuch zu Local Run Manager v3 (Dokument-Nr. 100000111492)*.

Sequenzierung während der Analyse

Die Datenverarbeitungsressourcen des MiSeq-Systems werden entweder für die Sequenzierung oder die Analyse verwendet.

Unter Verwendung von Local Run Manager wird ein Bestätigungsdialogfeld angezeigt, falls auf dem MiSeq ein neuer Sequenzierungslauf gestartet wird, bevor die Sekundäranalyse eines vorherigen Laufs abgeschlossen ist. Wenn Sie den Start des neuen Sequenzierungslaufs bestätigen, wird die Sekundäranalyse des vorherigen Laufs gestoppt, bis die Sequenzierung des neuen Laufs abgeschlossen ist.

Nach Abschluss der Sequenzierung des neuen Laufs beginnt die Sekundäranalyse des vorherigen Laufs automatisch wieder von vorne.

Sequencing Analysis Viewer

Mit dem Sequencing Analysis Viewer (SAV) von Illumina können Sie Ihren Lauf detaillierter überwachen, ohne den Lauf zu stören. Das MiSeq-System muss mit dem Netzwerk verbunden sein, um die primären Analyseergebnisse im SAV anzeigen zu können.

Der SAV ermöglicht Ihnen, Kennzahlen während eines Laufs, wenn sie generiert werden, sowie später nach Abschluss eines Laufs zu prüfen. Installieren Sie den SAV auf einem vom MiSeq unabhängigen Computer mit Zugriff auf dasselbe Netzwerk, mit dem das Gerät verbunden ist. Wechseln Sie nach dem Start der Software zum Ausgabeordner Ihres Laufs.

Nach der Matrizenbildung stellt der SAV von RTA generierte Kennzahlen bereit und organisiert diese in Darstellungen, Diagrammen und Tabellen.



HINWEIS

Der SAV ist universell für alle Illumina-Sequenziersysteme einsetzbar, von denen die meisten eine Fließzelle mit acht Lanes verwenden. Einige Ansichten umfassen Dropdown-Listen, die die Lanes 1 bis 8 enthalten. Da die MiSeq-Fließzelle eine einzelne Lane hat, wählen Sie **All** (Alle) oder **Lane 1**. Weitere Informationen finden Sie im *Benutzerhandbuch zum Sequencing Analysis Viewer (Dokument-Nr. 15020619)*.

Erforderlicher Speicherplatz

Der integrierte Gerätecomputer besitzt eine Speicherkapazität von ca. 550 GB.

Bevor ein Lauf gestartet wird, überprüft die Software den verfügbaren Speicherplatz. Falls nicht genügend Speicherplatz für Ihren Lauf zur Verfügung steht, wird eine Meldung angezeigt, die angibt, wie viel Speicherplatz erforderlich ist.

Falls Sie dazu aufgefordert werden, für mehr Speicherplatz zu sorgen, löschen Sie ältere Laufordner bzw. lagern Sie diese aus. Weitere Informationen finden Sie unter *Verwalten von Dateien auf Seite 39*. Nachdem Sie eine ausreichende Menge an Speicherplatz freigegeben haben, wählen Sie **Restart Check** (Prüfung neu starten).

MiSeq-Reagenzien-Kit – Überblick

Das MiSeq-Reagenzien-Kit ist ein für die Durchführung eines Sequenzierungslaufs erforderliches Reagenzien-Kit für den Einmalgebrauch. Es ist in verschiedenen Ausführungen und Größen erhältlich. Jede Ausführung des MiSeq-Reagenzien-Kits enthält eine Fließzelle des für das jeweilige Kit spezifischen Typs und die zur Durchführung eines Laufs benötigten Reagenzien.

Bei der Fließzelle, der PR2-Flasche und der Reagenzienkartusche aus dem Kit wird das RFID-Tracking (Radio Frequency Identification) für die genaue Nachverfolgung von Verbrauchsmaterialien und das Prüfen der Kompatibilität verwendet.

Verwenden Sie immer die Ihrem Fließzellentyp entsprechende Reagenzienkartusche. Wenn die Reagenzienkartusche nicht kompatibel ist, wird während der Laufkonfiguration eine Meldung angezeigt, die Sie dazu auffordert, eine kompatible Reagenzienkartusche zu laden.

Informationen zu den verfügbaren Reagenzien-Kits finden Sie auf der Illumina-Website auf der [Produktseite zu MiSeq-Reagenzien-Kits](#).


Fließzelle

Die MiSeq-Fließzelle ist ein Glasträger für den Einmalgebrauch, auf dem die Clusterbildung und die Sequenzierungsreaktion erfolgen.

Reagenzien werden der Fließzelle durch den Einlassanschluss zugeführt, passieren den Bildgebungsbereich der einzelnen Lane und verlassen die Fließzelle durch den Auslassanschluss. Abfälle werden beim Verlassen der Fließzelle in die Abfallflasche transportiert.

Die Bibliotheken werden vor dem Konfigurieren des Laufs in die Reagenzienkartusche geladen und dann automatisch an die Fließzelle weitergeleitet, nachdem der Lauf begonnen hat.

Abbildung 4 MiSeq-Fließzelle

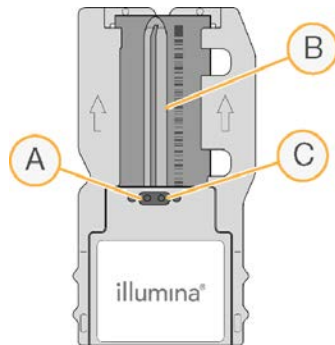

- A Auslassanschluss
- B Bildgebungsbereich
- C Einlassanschluss

Farbe des Fließzellenverschlusses

Die Farbe des Verschlusses des Fließzellenbehälters gibt den Fließzellentyp an:

Fließzelle	Farbe des Fließzellenverschlusses
Standard-Fließzelle PGS-Fließzelle	Transparent
Mikro-Fließzelle	Grün
Nano-Fließzelle	Gelb

Reagenzienkartusche – Überblick

Die MiSeq-Reagenzienkartusche ist für den einmaligen Gebrauch vorgesehen. Sie besteht aus folienversiegelten Behältern, die mit einer für die Sequenzierung einer Fließzelle ausreichenden Menge an Clusterbildungs- und Sequenzierungsreagenzien vorgefüllt sind.

Jeder Behälter der Kartusche ist nummeriert. Probenbibliotheken werden in Position 17, die mit **Load Samples** (Proben laden) beschriftet ist, in die Kartusche geladen.



WARNUNG

Diese Reagenzien enthalten potenziell gefährliche Chemikalien. Es kann daher durch Inhalation oder orale Aufnahme, Kontakt mit der Haut oder den Augen zu einer Verletzung von Personen kommen. Tragen Sie eine entsprechende für das Expositionsrisiko geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille, Handschuhen und Laborkittel. Verbrauchte Reagenzien sind als chemische Abfälle zu behandeln. Entsorgen Sie sie daher gemäß den geltenden regionalen, nationalen und lokalen Gesetzen und Vorschriften. Zusätzliche umwelt-, gesundheits- und sicherheitsbezogene Informationen finden Sie in den Sicherheitsdatenblättern (SDS, Safety Data Sheet) unter support.illumina.com/sds.html.

Reservierte Behälter

Abbildung 5 Reagenzienkartusche mit nummerierten Behältern

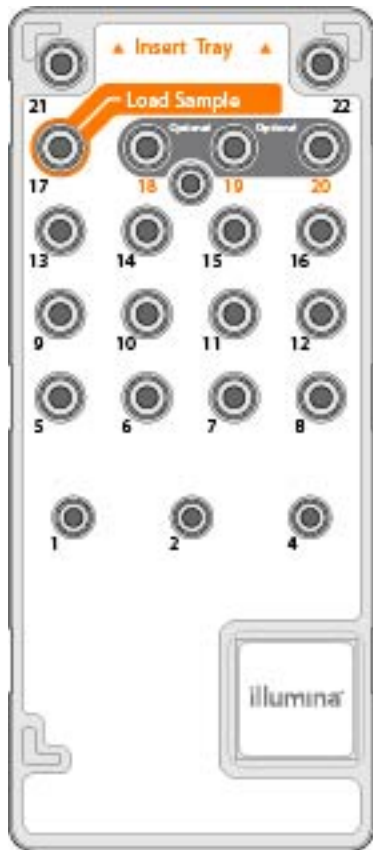


Tabelle 1 Reagenzienkartuschenbehälter

Position	Name des Reagenzes	Beschreibung
8	LDR	Denaturierungsreagenz (enthält Formamid)
17	Reserviert	Load Sample (Probe laden) (für Probenbibliotheken reserviert)
18	Reserviert	Für den anwendungsspezifischen Read 1-Primer reserviert [Optional]
19	Reserviert	Für den anwendungsspezifischen Index-Read-Primer reserviert [Optional]
20	Reserviert	Für den anwendungsspezifischen Read 2-Primer reserviert [Optional]



HINWEIS

Weitere Informationen zur Verwendung von anwendungsspezifischen Primern auf der MiSeq-Reagenzienkartusche finden Sie im *Handbuch für anwendungsspezifische Primer für das MiSeq* (Dokument-Nr. 15041638).

Kapitel 2 Erste Schritte

Starten des MiSeq	12
Anpassen der Systemeinstellungen	12
Konfigurieren von Benachrichtigungen zu BaseSpace-Updates	13
Festlegen von E-Mail-Voreinstellungen	13
Festlegen der Standardspeicherorte der Ordner	14
Verbrauchsmaterialien	14

Starten des MiSeq


- 1 Stellen Sie den Netzkippschalter auf der Rückseite des Geräts in die Position | (Ein).



HINWEIS

Um eine optimale Leistung zu erzielen, lassen Sie das Gerät immer eingeschaltet. Wenn das Gerät jedoch ausgeschaltet werden muss, siehe *Ausschalten des Geräts auf Seite 41*. Warten Sie *mindestens* 60 Sekunden, bevor Sie den Netzschalter wieder einschalten.

Abbildung 6 Position des Netzschalters

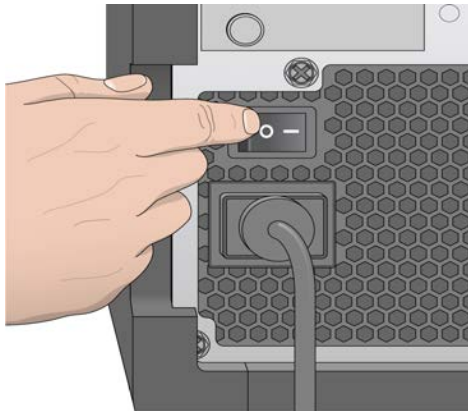

- 2 Warten Sie, bis das System geladen ist, und melden Sie sich dann beim Betriebssystem an. Fragen Sie, falls erforderlich, den Administrator Ihres Unternehmens nach dem Benutzernamen und dem Kennwort. Wenn das Betriebssystem geladen ist, wird die MiSeq Control Software (MCS) gestartet. Sie beginnt automatisch mit der Initialisierung des Systems.
- 3 Wenn Sie Local Run Manager verwenden und die Benutzerverwaltung aktiviert ist, melden Sie sich mit Ihrem Local Run Manager-Benutzernamen und -Kennwort an und wählen Sie **Next** (Weiter).

Anpassen der Systemeinstellungen

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **System Settings** (Systemeinstellungen).
- 2 Wählen Sie die Registerkarte **Run** (Lauf).
- 3 Wählen Sie **Post Run Wash** (Nachwaschung) bzw. **Maintenance Wash** (Wartungswaschlauf). Nach jedem Lauf muss ein Gerätewaschlauf durchgeführt werden. Die Software verlangt die Durchführung eines Waschlaufs, bevor ein weiterer Lauf eingerichtet werden kann. Die Option „Post-Run Wash“ (Nachwaschung) legt die Art des standardmäßig durchzuführenden Waschlaufs fest. Eine Nachwaschung dauert etwa 30 Minuten. Ein Wartungswaschlauf dauert ca. 90 Minuten.

- 4 **[Optional]** Aktivieren Sie die Option **Start run after pre-run check. Do not prompt for confirmation.** (Lauf nach Selbsttest starten. Keine Bestätigung anfordern.), um den Lauf automatisch zu starten.
- 5 Wählen Sie die Registerkarte **BaseSpace**.
- 6 Wählen Sie die BaseSpace-Region, mit der das Gerät eine Verbindung herstellen soll. Diese Einstellung gewährleistet die ordnungsgemäße Speicherung der an den Support- und Überwachungsdienst Illumina Proactive gesendeten Daten.
- 7 Wählen Sie **Send Instrument Performance Data to Illumina to aid technical support** (Geräteleistungsdaten zur Unterstützung des technischen Supports an Illumina senden), um den Überwachungsdienst Illumina Proactive zu aktivieren. Je nach verwendeter MCS-Version kann der Name dieser Einstellung auf der Benutzeroberfläche der Software von dem in diesem Handbuch abweichen.
Nach Aktivierung dieser Einstellung werden Leistungsdaten des Geräts an Illumina gesendet. Diese Daten helfen Illumina bei der Ermittlung und Behebung von Fehlern, was die Durchführung proaktiver Wartungsarbeiten ermöglicht und die Geräteverfügbarkeit maximiert. Weitere Informationen zu den Vorteilen dieses Dienstes finden Sie im *technischen Hinweis zu Illumina Proactive (Dokument-Nr. 1000000052503)*.
Dieser Dienst:
 - ▶ Sendet keine Sequenzierungsdaten.
 - ▶ Erfordert, dass das Gerät mit einem Netzwerk mit Internetzugang verbunden ist.
 - ▶ Ist standardmäßig aktiviert. Wenn Sie den Dienst ausschalten möchten, deaktivieren Sie die Einstellung **Send Instrument Performance Data to Illumina to aid technical** (Geräteleistungsdaten zur Unterstützung des technischen Supports an Illumina senden).

Konfigurieren von Benachrichtigungen zu BaseSpace-Updates

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Software Update** (Software-Aktualisierung).
- 2 Wählen Sie **Automatically check for new software updates on BaseSpace** (Automatisch nach neuen Software-Updates auf BaseSpace suchen).

Festlegen von E-Mail-Voreinstellungen

Das MiSeq-Gerät kann so konfiguriert werden, dass es eine E-Mail-Benachrichtigung sendet, wenn die RTA-Analyse oder die Sekundäranalyse im Gerät abgeschlossen ist oder wenn in der MiSeq-Software ein kritischer Fehler auftritt.

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **System Settings** (Systemeinstellungen).
- 2 Wählen Sie die Registerkarte **Email Notifications** (E-Mail-Benachrichtigungen).
- 3 Geben Sie folgende Informationen ein:
 - ▶ **Local SMTP email server address** (Adresse des lokalen SMTP-E-Mail-Servers): Geben Sie über die Bildschirmtastatur die Adresse des lokalen SMTP-E-Mail-Servers ein. Fragen Sie bei Bedarf den Administrator Ihres Unternehmens nach dieser Information.
 - ▶ **Sender address** (E-Mail-Adresse des Absenders): Geben Sie über die Bildschirmtastatur die E-Mail-Adresse des Absenders ein. Sie können Ihre E-Mail-Adresse oder eine andere E-Mail-Adresse zum Senden von E-Mail-Benachrichtigungen angeben.
 - ▶ **Recipient addresses** (Empfängeradressen): Geben Sie über die Bildschirmtastatur die E-Mail-Adressen der Benachrichtigungsempfänger ein. Trennen Sie die einzelnen E-Mail-Adressen durch Kommas. Wählen Sie **Test**, um eine Test-E-Mail an die Benachrichtigungsempfänger zu senden.

- ▶ **Notify via email when** (Per E-Mail benachrichtigen, wenn): Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Laufereignisse, für die eine Benachrichtigung gesendet werden soll.

Festlegen der Standardspeicherorte der Ordner

Ordner können sich in einem lokalen Netzwerk oder auf dem Gerätecomputer befinden.

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **System Settings** (Systemeinstellungen).
- 2 Wählen Sie die Registerkarte **Folders** (Ordner) aus.
- 3 Geben Sie Standardspeicherorte für die nachfolgenden Ordner an.
 - ▶ **Output Folder** (Ausgabeordner): Legt den Standardspeicherort für Analyseausgabedateien fest. Ändern Sie den Speicherort des Standardausgabeordners in einen Speicherort im Netzwerk, wenn Sie ihn freigeben oder langfristig speichern möchten. Weitere Informationen finden Sie unter [Laufordner auf Seite 50](#).
 - ▶ **Sample Sheet Folder** (Probenblatt-Ordner): Legt den Standardspeicherort für Probenblätter fest. Probenblätter werden vor der Bibliotheksvorbereitung erstellt und enthalten Parameter für den Lauf.

Verbrauchsmaterialien

Stellen Sie sicher, dass die folgenden vom Benutzer bereitzustellenden Verbrauchsmaterialien verfügbar sind, bevor Sie mit einem Lauf beginnen.

Verbrauchsmaterial	Anbieter	Zweck
Stock 1,0 N NaOH in Molekularbiologie-Qualität	Allgemeiner Laborlieferant	Denaturieren der Probenbibliotheken und der PhiX-Kontroll-DNA
Alkoholtupfer, 70 % Isopropyl oder Ethanol, 70 %	VWR, Katalog-Nr. 95041-714* Allgemeiner Laborlieferant	Reinigen des Fließzellenhalters
Einweg-Handschuhe, ungedudert	Allgemeiner Laborlieferant	Allgemeine Verwendung
Labortücher, fusselfrei	VWR, Katalog-Nr. 21905-026*	Reinigen des Fließzellentischs und der Verschlussfolie, die den Probenbehälter abdeckt
Linsenpapier, 10,2 x 15,2 cm	VWR, Katalog-Nr. 52846-001*	Reinigen der Fließzelle
Mikrozentrifugenröhrchen	Allgemeiner Laborlieferant	Denaturieren und Verdünnen der Probenbibliotheken und der PhiX-Kontroll-DNA
MiSeq-Röhrchen	Illumina, Teile-Nr. MS-102-9999	Waschen der Matrizenleitung zur Verwendung mit dem VeriSeq PGS-Workflow (optional für andere Workflows)
NaOCl, 5 %	Sigma-Aldrich, Katalog-Nr. 239305*	Waschen der Matrizenleitung zur Verwendung mit dem VeriSeq PGS-Workflow (optional für andere Workflows)
Tween 20	Sigma-Aldrich, Katalog-Nr. P7949	Gerätewaschlauf
Pinzette, viereckige Spitze, Kunststoff (optional)	McMaster-Carr, Katalog-Nr. 7003A22*	Entfernen der Fließzelle aus dem Versandbehälter
Wasser, Laborqualität	Allgemeiner Laborlieferant	Gerätewaschlauf

* oder vergleichbare Laborqualität

Richtlinien für Wasser in Laborqualität

Bei Geräteverfahren sollte immer deionisiertes Wasser bzw. Wasser in Laborqualität verwendet werden. Verwenden Sie niemals Leitungswasser. Verwenden Sie nur die folgenden Wasserarten oder -äquivalente:

- ▶ Deionisiertes Wasser
- ▶ Illumina PW1
- ▶ 18-Megohm(M Ω)-Wasser
- ▶ Milli-Q-Wasser
- ▶ Super-Q-Wasser
- ▶ Wasser in Molekularbiologie-Qualität

Kapitel 3 Sequenzierung

Einleitung	16
Dauer des Laufs	16
Clusterbildung	17
Sequenzierung	17
Analyse	17
Auftauen der Reagenzienkartusche	17
Überprüfen der Reagenzienkartusche	18
Denaturieren und Verdünnen von Bibliotheken	18
Laden von Probenbibliotheken	19
Konfigurieren eines Laufs mit MCS	19
Reinigen der Fließzelle	21
Laden der Fließzelle	23
Laden von Reagenzien	24
Starten des Laufs	26
Überwachen des Laufs	27
Durchführen einer Nachwaschung	29

Einleitung

Um einen Sequenzierungslauf auf dem MiSeq auszuführen, befolgen Sie die in diesem Kapitel beschriebenen Schritte zur Laufkonfiguration.

Es stehen drei Optionen für die Laufkonfiguration zur Verfügung:

- ▶ Local Run Manager: Wählen Sie einen Lauf aus, der mit Local Run Manager vorbereitet wurde.
- ▶ Sample Sheet (Probenblatt): Erstellen Sie den Lauf unter Verwendung eines Probenblatts. Die Probenblätter werden in Local Run Manager validiert.
- ▶ Manual (Manuell): Erstellen Sie einen Lauf, indem Sie bis zu 10 Zyklen für jeden Read manuell eingeben. Wenn Sie diese Option auswählen, wird keine Sekundäranalyse durchgeführt.

Nach dem Beginn des Laufs sind keine weiteren Aktionen seitens des Benutzers erforderlich.

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um den Sequenzierungslauf zu überwachen:

- ▶ BaseSpace Sequence Hub.
- ▶ Am Gerät auf dem Sequenzierungsbildschirm.
- ▶ Remote mithilfe des Sequencing Analysis Viewer (SAV). Diese optionale Anwendung steht auf der Illumina-Website zum Herunterladen zur Verfügung.
- ▶ Remote über den Local Run Manager.

Führen Sie nach Abschluss des Sequenzierungslaufs einen Gerätewaschlauf durch.

Dauer des Laufs

Die Dauer des Laufs basiert auf der Anzahl der durchgeführten Zyklen. In MCS v2.3 oder höher können Sie für einen Paired-End-Lauf bis zu 2 x 301 Sequenzierungszyklen einschließlich Index-Reads durchführen.

Die Laufdauer hängt außerdem davon ab, welche MiSeq-Reagenzien-Version Sie verwenden und ob auf Ihrem Gerätecomputer Upgrades zur Leistungsverbesserung durchgeführt wurden.

Die erwartete Laufdauer und andere Spezifikationen finden Sie auf der [Seite „Specifications“ \(Spezifikationen\) für das MiSeq-System](#) auf der Illumina-Website.

Anzahl der Zyklen in einem Read

Bei einem Sequenzierungslauf ist die Anzahl der in einem Read ausgeführten Zyklen um einen Zyklus höher als die Anzahl der analysierten Zyklen. Der zusätzliche Zyklus ist für Phasierungs- und Vorphasierungsberechnungen erforderlich.

Beispiel: Bei einem Paired-End-Lauf mit 300 Zyklen werden zwei Reads zu je 301 Zyklen (2 x 301) durchgeführt, sodass sich eine Gesamtanzahl von 602 Zyklen ergibt. Am Ende des Laufs werden 2 x 300 Zyklen analysiert.

Clusterbildung

Während der Clusterbildung werden einzelne DNA-Moleküle an der Oberfläche der Fließzelle gebunden und dann amplifiziert, um Cluster zu bilden.

Sequenzierung

Im Anschluss an die Clusterbildung werden die Cluster mithilfe von LED und Filterkombinationen aufgenommen, die jedem der vier Fluoreszenz-Didesoxynukleotide entsprechen. Nachdem die Bildgebung einer Platte der Fließzelle abgeschlossen ist, wird die Fließzelle in die richtige Lage gebracht, um die nächste Platte aufzunehmen. Dieser Vorgang wird für jeden Sequenzierungszyklus wiederholt. Im Anschluss an die Bildanalyse führt die Software das Base-Calling, das Filtern und die Qualitätsbewertung durch.

Analyse

Nach Abschluss eines Laufs im Modus „Local Run Manager“ oder „Sample Sheet“ (Probenblatt) wird automatisch die Local Run Manager-Analysesoftware gestartet, die die Sekundäranalyse, d. h. Alignment und Varianten-Calling, durchführt. Sie können die Sekundäranalyse über eine Internetverbindung von einem anderen Computer aus überwachen. Weitere Informationen finden Sie unter *Festlegen der Option „Local Run Manager“ auf Seite 20*.

Auftauen der Reagenzienkartusche

Lassen Sie die Reagenzienkartusche in einem raumtemperierten Wasserbad auftauen.




HINWEIS

Alternativ können Sie Reagenzien über Nacht an einem Lagerort mit einer Temperatur von 2 °C bis 8 °C auftauen. Reagenzien sind bis zu eine Woche lang stabil, wenn sie bei dieser Temperatur gelagert werden.

- 1 Nehmen Sie die Reagenzienkartusche aus dem Lagerort mit einer Temperatur von -25 °C bis -15 °C heraus.
- 2 Legen Sie die Reagenzienkartusche in ein Wasserbad, das so viel raumtemperiertes deionisiertes Wasser enthält, dass es die Basis der Reagenzienkartusche bedeckt. Das Wasser darf nicht über die maximale Wasserlinie hinausreichen, die auf der Reagenzienkartusche aufgedruckt ist.

Abbildung 7 Maximale Wasserlinie

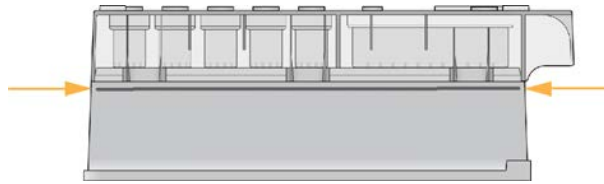

- 3 Lassen Sie die Reagenzienkartusche im raumtemperierten Wasserbad vollständig auftauen.
 - ▶ MiSeq v3-Kartuschen: ca. 60–90 Minuten.
 - ▶ MiSeq v2-Kartuschen: ca. 60 Minuten.
- 4 Nehmen Sie die Kartusche aus dem Wasserbad und klopfen Sie sie vorsichtig auf der Arbeitsfläche ab, um das Wasser von der Basis der Kartusche zu entfernen. Trocknen Sie die Basis der Kartusche ab.

Überprüfen der Reagenzienkartusche

- 1 Invertieren Sie die Reagenzienkartusche 10-mal, um die aufgetauten Reagenzien zu mischen, und überprüfen Sie anschließend, ob alle Positionen aufgetaut sind.
- 2 Inspizieren Sie die Reagenzien an den Positionen 1, 2 und 4, um sicherzugehen, dass sie vollständig vermischt und frei von Ausfällungen sind.
- 3 Klopfen Sie mit der Kartusche vorsichtig auf die Arbeitsfläche, um Luftblasen in den Reagenzien zu entfernen.



HINWEIS

Die MiSeq-Sipper-Röhrchen reichen bis zum Boden der einzelnen Behälter, um die Reagenzien zu aspirieren. Deshalb ist es wichtig, dass sich keine Luftblasen in den Behältern befinden.

- 4 Lagern Sie die Reagenzienkartusche bis zu sechs Stunden auf Eis oder lagern Sie sie bei 2 °C bis 8 °C, bis Sie den Lauf konfigurieren können. Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie direkt mit dem Laden der Probe und dem Konfigurieren des Laufs fortfahren.



WARNUNG

Diese Reagenzien enthalten potenziell gefährliche Chemikalien. Es kann daher durch Inhalation oder orale Aufnahme, Kontakt mit der Haut oder den Augen zu einer Verletzung von Personen kommen. Tragen Sie eine entsprechende für das Expositionsrisiko geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille, Handschuhen und Laborkittel. Verbrauchte Reagenzien sind als chemische Abfälle zu behandeln. Entsorgen Sie sie daher gemäß den geltenden regionalen, nationalen und lokalen Gesetzen und Vorschriften. Zusätzliche umwelt-, gesundheits- und sicherheitsbezogene Informationen finden Sie in den Sicherheitsdatenblättern (SDS, Safety Data Sheet) unter support.illumina.com/sds.html.

Denaturieren und Verdünnen von Bibliotheken

Wenn dies für Ihren Bibliothekstyp erforderlich ist, denaturieren und verdünnen Sie die Bibliotheken und geben Sie optional PhiX-Kontrolle hinzu. Siehe *Handbuch zum Denaturieren und Verdünnen von Bibliotheken für das MiSeq-System (Dokument-Nr. 15039740)*. Wenn Sie den VeriSeq PGS-Workflow verwenden, finden Sie weitere Informationen im *Bibliotheksvorbereitungshandbuch zu VeriSeq PGS (Dokument-Nr. 15052877)*.

Dieser Schritt ist nicht bei allen Bibliothekstypen erforderlich. Einige Illumina-Probenvorbereitungsmethoden führen zu einer gebrauchsfertigen normalisierten Konzentration aus Pool-Bibliotheken. Weitere Informationen finden Sie im Probenvorbereitungshandbuch für das Kit, das zur Vorbereitung der Probenbibliotheken verwendet wird.



HINWEIS


Wenn Sie anwendungsspezifische Primer verwenden, bereiten Sie die Primer vor und richten Sie das Probenblatt ein, wie im *Handbuch für anwendungsspezifische Primer für das MiSeq (Dokument-Nr. 15041638)* beschrieben.

Laden von Probenbibliotheken

Wenn die Reagenzienkartusche vollständig aufgetaut und gebrauchsfertig ist, laden Sie die vorbereiteten Bibliotheken in die Kartusche.

- 1 Reinigen Sie mit einem fusselfreien Labortuch die Verschlussfolie, die den mit **Load Samples** (Proben laden) beschrifteten Behälter abdeckt.
- 2 Durchstechen Sie die Verschlussfolie mit einer sauberen 1-ml-Pipette.
- 3 Geben Sie mit der Pipette 600 µl der vorbereiteten Bibliotheken in den Behälter **Load Samples** (Proben laden). Achten Sie darauf, die Verschlussfolie nicht zu berühren.

Abbildung 8 Laden der Bibliotheken

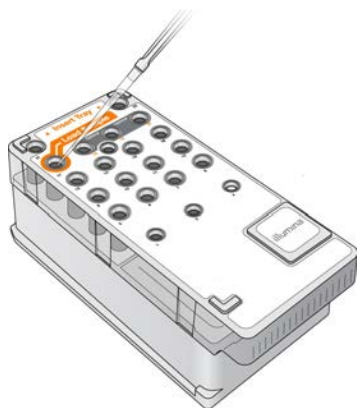

- 4 Fahren Sie mit den Schritten zum Konfigurieren des Laufs über die Benutzeroberfläche der MiSeq Control Software (MCS) fort.

Konfigurieren eines Laufs mit MCS

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü **Reboot** (Neu starten), um die Systemsoftware neu zu starten.
- 2 **[Optional]** Prüfen Sie auf der Registerkarte „Folders“ (Ordner) die Ordnerspeicherorte für Rezepte, Probenblätter, Manifeste und den Ordner „MiSeqOutput“. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Festlegen der Standardspeicherorte der Ordner auf Seite 14](#).
- 3 Wählen Sie im Startbildschirm **Sequence** (Sequenzieren), um mit den Schritten für die Laufkonfiguration zu beginnen.
Wenn Sie die Option **Sequence** (Sequenzieren) auf dem Startbildschirm auswählen, werden in folgender Reihenfolge mehrere Bildschirme zur Laufkonfiguration geöffnet: „Sequence Mode Selection“ (Auswahl des Modus für die Sequenzierung) (Local Run Manager, Sample Sheet (Probenblatt), Manual (Manuell)),

„BaseSpace Option“ (BaseSpace-Option), „Load Flow Cell“ (Fließzelle laden), „Load Reagents“ (Reagenzien laden), „Review“ (Prüfen) und „Pre-Run Check“ (Selbsttest).

Festlegen der Option „Local Run Manager“

- 1 Wählen Sie im Startbildschirm die Option **Sequence** (Sequenzieren).
- 2 Wählen Sie im Bildschirm „Sequence Mode Selection“ (Auswahl des Modus für die Sequenzierung) die Option **Local Run Manager**.
- 3 [Optional] Wählen Sie im Bildschirm „BaseSpace Options“ (BaseSpace-Optionen) die Option **Use BaseSpace™** (BaseSpace™ verwenden).
Weitere Informationen finden Sie unter *Festlegen der BaseSpace-Option auf Seite 21*.
- 4 Wählen Sie **Next** (Weiter).
- 5 Wählen Sie den Namen eines Laufs aus der Liste der verfügbaren Läufe aus.
- 6 [Optional] Wählen Sie **Preview Samples** (Probenvorschau), um die Proben anzuzeigen, die der Analyse zugeordnet sind.
- 7 Wählen Sie **Next** (Weiter), um mit den Schritten im Abschnitt *Laden der Fließzelle auf Seite 23* fortzufahren.



HINWEIS

Reinigen Sie die Fließzellen, bevor Sie sie laden. Weitere Informationen finden Sie unter *Reinigen der Fließzelle auf Seite 21*.

Festlegen der Option „Sample Sheet“ (Probenblatt)

- 1 Wählen Sie im Startbildschirm die Option **Sequence** (Sequenzieren).
- 2 Wählen Sie im Bildschirm „Sequence Mode Selection“ (Auswahl des Modus für die Sequenzierung) die Option **Sample Sheet** (Probenblatt).
- 3 [Optional] Wählen Sie im Bildschirm „BaseSpace Options“ (BaseSpace-Optionen) die Option **Use BaseSpace™** (BaseSpace™ verwenden).
Weitere Informationen finden Sie unter *Festlegen der BaseSpace-Option auf Seite 21*.
- 4 Wählen Sie **Next** (Weiter).
- 5 Navigieren Sie zur gewünschten Probenblattdatei.
Die Datei wird zur Validierung oder zum Erstellen eines Laufs an Local Run Manager gesendet.
- 6 [Optional] Wählen Sie **Disable Local Run Manager Secondary Analysis** (Sekundäranalyse durch Local Run Manager deaktivieren), um die Sekundäranalyse durch Local Run Manager zu überspringen.
- 7 Beheben Sie etwaige Fehler in Ihrem Probenblatt.
- 8 Wählen Sie **Next** (Weiter), um mit den Schritten im Abschnitt *Laden der Fließzelle auf Seite 23* fortzufahren.



HINWEIS

Reinigen Sie die Fließzellen, bevor Sie sie laden. Weitere Informationen finden Sie unter *Reinigen der Fließzelle auf Seite 21*.

Festlegen der BaseSpace-Option

Führen Sie, wenn gewünscht, eine Sekundäranalyse mit BaseSpace durch.

Wenn der Modus „Local Run Manager“ oder „Sample Sheet“ (Probenblatt) ausgewählt ist, können Sie die Sekundäranalyse optional mit BaseSpace durchführen.

- 1 Wählen Sie im Bildschirm „BaseSpace Options“ (BaseSpace-Optionen) die Option **Use BaseSpace™** (BaseSpace™ verwenden).
Wenn Sie diese Option wählen, werden auch die Rohdaten dieses Laufs auf dem MiSeq gespeichert.
- 2 Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
 - ▶ **Send all run data to BaseSpace Sequence Hub for remote monitoring and data analysis** (Alle Laufdaten an BaseSpace Sequence Hub zwecks Remote-Überwachung und Datenanalyse senden).
 - ▶ **Only send run information files to BaseSpace Sequence Hub so runs can be monitored remotely** (Nur Laufinformationsdateien an BaseSpace Sequence Hub senden, damit Läufe remote überwacht werden können).
- 3 Geben Sie die Anmeldedaten für Ihr Myllumina-Konto ein.
- 4 Wählen Sie **Next** (Weiter).

Festlegen der Option „Manual“ (Manuell)

- 1 Wählen Sie im Startbildschirm die Option **Sequence** (Sequenzieren).
- 2 Wählen Sie im Bildschirm „Sequence Mode Selection“ (Auswahl des Modus für die Sequenzierung) die Option **Manual** (Manuell).
- 3 [Optional] Wählen Sie **Use run monitoring only** (Nur Laufüberwachung verwenden) und geben Sie Ihre Myllumina-Anmeldedaten ein.



HINWEIS

Die Option „BaseSpace Sequence Hub Analysis and Storage“ (Analyse und Speicherung in BaseSpace Sequence Hub) steht im manuellen Modus nicht zur Verfügung.

- 4 Wählen Sie **Next** (Weiter).
- 5 Legen Sie für jeden Zyklus den Read-Typ, die Read-Länge und die anwendungsspezifischen Primer fest. Geben Sie für jeden Index-Read bis zu 10 Zyklen ein.
- 6 Wählen Sie **Next** (Weiter), um mit den Schritten im Abschnitt *Laden der Fließzelle auf Seite 23* fortzufahren.



HINWEIS

Reinigen Sie die Fließzellen, bevor Sie sie laden. Weitere Informationen finden Sie unter *Reinigen der Fließzelle auf Seite 21*.

Reinigen der Fließzelle

- 1 Ziehen Sie ein neues Paar ungepudertes Handschuhe an.
- 2 Greifen Sie die Fließzelle mit einer Kunststoffpinzette an der Basis der Kunststoffkartusche und nehmen Sie sie aus dem Fließzellenbehälter.

Abbildung 9 Entnehmen der Fließzelle




- 3 Spülen Sie die Fließzelle leicht mit Wasser in Laborqualität ab, bis sowohl das Glas als auch die Kunststoffkartusche gründlich von Salzablagerungen befreit sind. Salzablagerungen beeinträchtigen den Sitz der Fließzelle im Gerät. Wenn Salzablagerungen im Bildgebungsbereich antrocknen, kann die Bildgebung ebenfalls beeinträchtigt werden.

Abbildung 10 Spülen der Fließzelle



- 4 Trocknen Sie die Fließzelle und die Kartusche mit einem fusselfreien Reinigungstuch für Objektive sorgfältig ab. Gehen Sie dabei behutsam mit der schwarzen Fließzellenanschlussdichtung um. Tupfen Sie den Bereich der Dichtung und des angrenzenden Glases vorsichtig trocken.

Abbildung 11 Fließzellenanschlüsse und Dichtung

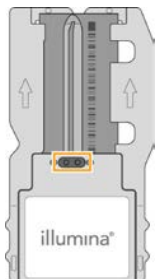


- 5 Reinigen Sie das Fließzellenglas mit einem Alkoholtupfer. Stellen Sie sicher, dass das Glas keine Streifen, Fingerabdrücke und Fusseln oder Gewebefasern aufweist.



HINWEIS

Achten Sie darauf, dass der Alkoholtupfer nicht mit der Fließzellenanschlussdichtung in Kontakt kommt.

Abbildung 12 Trocknen der Fließzelle

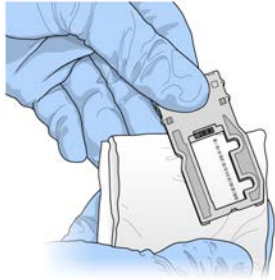


- 6 Trocknen Sie überschüssigen Alkohol mit einem fusselfreien Reinigungstuch für Objektive ab.
- 7 Stellen Sie sicher, dass die Fließzellenanschlüsse nicht verstopft sind und dass die Dichtung rund um die Fließzellenanschlüsse gut sitzt.
Wenn die Dichtung verschoben zu sein scheint, drücken Sie sie vorsichtig zurück an ihren Platz, bis sie die Fließzellenanschlüsse sicher umschließt.

Laden der Fließzelle


- 1 Heben Sie die Klappe der Fließzellenkammer an und drücken Sie anschließend den Freigabeknopf rechts neben der Fließzellenklemme.
Die Fließzellenklemme öffnet sich.

Abbildung 13 Öffnen der Fließzellenklemme

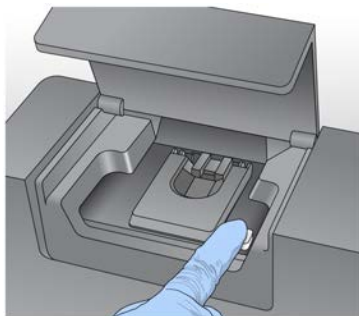


- 2 Stellen Sie sicher, dass sich keine Fusseln auf dem Fließzellentisch befinden. Wenn Fusseln oder andere Partikel vorhanden sind, reinigen Sie den Fließzellentisch mit einem Alkoholtupfer oder einem fusselfreien, mit Ethanol oder Isopropanol befeuchteten Tuch. Wischen Sie die Oberfläche des Fließzellentischs vorsichtig ab, bis sie sauber und trocken ist.
- 3 Halten Sie die Fließzelle an den Kanten und platzieren Sie sie auf dem Fließzellentisch.

Abbildung 14 Platzieren der Fließzelle auf dem Tisch

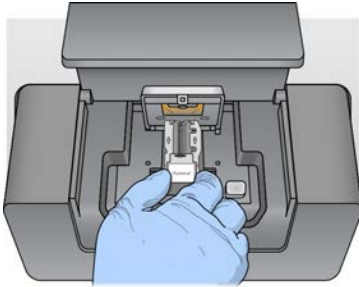

- 4 Drücken Sie die Fließzellenklemme sanft nach unten, um sie über der Fließzelle zu schließen. Wenn sich die Fließzellenklemme schließt, wird die Fließzelle durch die Ausrichtungsstifte positioniert. Ein hörbares Klicken zeigt an, dass die Fließzellenklemme sicher eingerastet ist.

Abbildung 15 Schließen der Fließzellenklemme

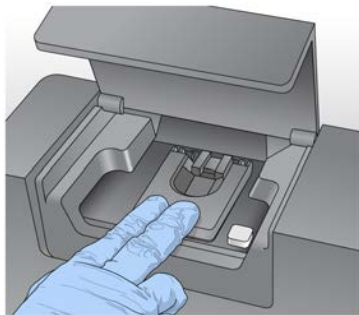


- 5 Falls die Software die RFID der Fließzelle nicht identifiziert, siehe [Beheben von RFID-Lese Fehlern auf Seite 46](#).
- 6 Schließen Sie die Klappe der Fließzellenkammer.
- 7 Wählen Sie **Next** (Weiter).

Laden von Reagenzien

Laden der PR2-Flasche und Prüfen der Abfallflasche


- 1 Nehmen Sie die Flasche mit PR2 aus dem Lagerort mit einer Temperatur von 2 °C bis 8 °C heraus. Invertieren Sie sie zum Mischen und entfernen Sie anschließend den Deckel.
- 2 Öffnen Sie die Klappe der Reagenzienkammer.
- 3 Heben Sie den Sipper-Griff an, bis er einrastet.
- 4 Entfernen Sie die Waschflasche und laden Sie die PR2-Flasche.

Abbildung 16 Laden der PR2-Flasche

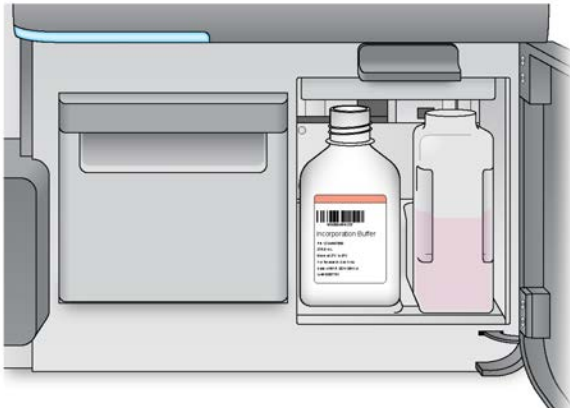

- 5 Leeren Sie den Inhalt der Abfallflasche in den entsprechenden Abfallbehälter aus.
- 6 Senken Sie langsam den Sipper-Griff. Stellen Sie sicher, dass die Sipper in die PR2- und die Abfallflasche eintauchen.

Abbildung 17 Absenken des Sipper-Griffs

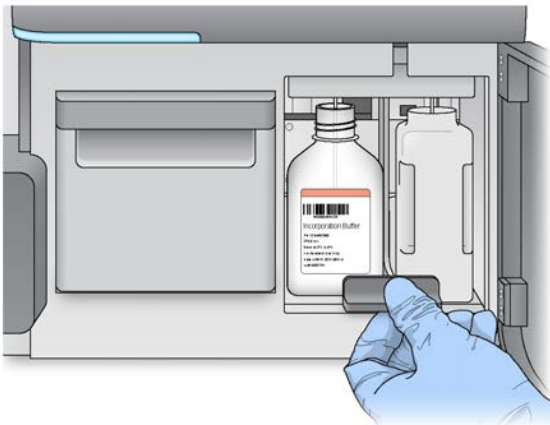

- 7 Falls die Software die RFID der PR2-Flasche nicht identifiziert, siehe *Beheben von RFID-Lese Fehlern* auf Seite 46.
- 8 Wählen Sie **Next** (Weiter).

Laden der Reagenzienkartusche

- 1 Öffnen Sie die Klappe des Reagenzienkühlers.



HINWEIS

Lassen Sie die Klappe des Reagenzienkühlers nicht für längere Zeit geöffnet.

- 2 Halten Sie die Reagenzienkartusche an dem Ende mit dem Illumina-Etikett und schieben Sie sie bis zum Anschlag in den Reagenzienkühler.

Verwenden Sie stets die Reagenzienkartusche, die zu dem Fließzellentyp passt, den Sie geladen haben. Wenn die Reagenzienkartusche nicht kompatibel ist, wird auf dem Bildschirm eine Meldung angezeigt. Wählen Sie **Back** (Zurück), um die entsprechende Reagenzienkartusche zu laden, oder **Home** (Startbildschirm), um zum Startbildschirm zurückzukehren.

Abbildung 18 Laden der Reagenzienkartusche



- 3 Schließen Sie die Klappe des Reagenzienkühlers.
- 4 Falls die Software die RFID der Reagenzienkartusche nicht identifiziert, siehe *Beheben von RFID-Lese Fehlern auf Seite 46*.
- 5 Falls die Reagenzienkartusche nicht mit der Fließzelle kompatibel ist, wird eine Meldung angezeigt. Wählen Sie **Back** (Zurück), um eine kompatible Kartusche zu laden, oder **Exit** (Beenden), um zum Startbildschirm zurückzukehren.
- 6 Schließen Sie die Klappe der Reagenzienkammer.
- 7 Wählen Sie **Next** (Weiter).

Starten des Laufs

Nachdem Sie die Fließzelle und die Reagenzien geladen haben, überprüfen Sie die Laufparameter und führen Sie einen Selbsttest durch, bevor Sie den Lauf starten.



HINWEIS

Der Lauf wird automatisch gestartet, wenn unter „Run Settings“ (Laufeinstellungen) die Option **Start run after pre-run check** (Lauf nach Selbsttest starten) aktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie unter *Anpassen der Systemeinstellungen auf Seite 12*.

Überprüfen der Laufparameter

- 1 Überprüfen Sie den Namen des Versuchs und des Moduls sowie den Read-Typ, die Read-Länge und die anwendungsspezifischen Primer. Diese Parameter sind im Probenblatt angegeben.
- 2 **[Optional]** Wenn Sie Local Run Manager verwenden oder wenn sich das Gerät im Modus „Manual“ (Manuell) befindet, wählen Sie die Option **Edit** (Bearbeiten), um den Read-Typ, die Read-Länge oder anwendungsspezifische Primer zu ändern, und wählen Sie anschließend **Save** (Speichern).

**HINWEIS**

Änderungen an Indizes müssen im Probenblatt vorgenommen werden. Wenn sich das Gerät im Modus „Sample Sheet“ (Probenblatt) befindet, müssen Sie das ursprüngliche Probenblatt ändern und dieses anschließend neu laden.

- 3 Wählen Sie **Change Folder** (Ordner ändern), um die Ordnerspeicherorte zu prüfen.
- 4 Führen Sie ggf. Änderungen durch und wählen Sie dann **Save and Continue** (Speichern und fortfahren).
- 5 Wählen Sie **Next** (Weiter).

Ändern von Ordnern

Wählen Sie zum Ändern von Ordnerspeicherorten **Change Folder** (Ordner ändern) und navigieren Sie zum gewünschten Speicherort. Mit dieser Option im Überprüfungs-Bildschirm werden die Ordnerspeicherorte für alle nachfolgenden Läufe geändert.

Überprüfen des Selbsttests

Bevor der Lauf gestartet wird, führt das System eine Prüfung aller Laufkomponenten, des Speicherplatzes und der Netzwerkverbindungen durch.

Wenn beim Selbsttest ein Fehler festgestellt wird, wird auf dem Bildschirm eine Meldung mit Anweisungen zur Fehlerbehebung angezeigt. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter *Beheben von Laufkonfigurationsfehlern auf Seite 46*.

Wenn beim Selbsttest keine Fehler festgestellt werden, wählen Sie die Option **Start Run** (Lauf starten).

Wichtige Hinweise vor dem Starten des Laufs

**WARNUNG**

Das MiSeq ist empfindlich gegenüber Erschütterungen. Eine Berührung des Geräts nach dem Start eines Laufs könnte sich nachteilig auf die Sequenzierungsergebnisse auswirken.

Nachdem Sie **Start Run** (Lauf starten) ausgewählt haben, dürfen Sie die Klappen der Fließzellenkammer und der Reagenzienkammer nicht öffnen und den Gerätemonitor nicht berühren, es sei denn, Sie möchten den Lauf unterbrechen. Weitere Informationen finden Sie unter *Unterbrechen eines Laufs auf Seite 44*.

**WARNUNG**

Schließen Sie alle Dateien auf dem MiSeq, bevor Sie einen Lauf starten, und öffnen Sie keine Dateien während des Laufs.

Überwachen des Laufs

Überwachen Sie während eines Laufs die Laufdetails mithilfe des Sequenzierungsbildschirms am Gerät. Im Sequenzierungsbildschirm können keine Eingaben vorgenommen werden.


Weitere Möglichkeiten zur Überwachung eines Laufs sind:

- ▶ Der Sequencing Analysis Viewer (SAV), der auf einem vom Gerätecomputer unabhängigen Computer installiert ist. Dazu ist eine Netzwerkverbindung erforderlich. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter *Sequencing Analysis Viewer auf Seite 8*. Wenn Sie mit BaseSpace verbunden sind, können Sie den Lauf alternativ über SAV in BaseSpace überwachen.

- ▶ Local Run Manager zur Fernüberwachung des Laufs, wenn das Gerät mit demselben Netzwerk verbunden ist. Local Run Manager zeigt den Lauffortschritt und Sequenzierungsinformationen an („Total Clusters“ (Gesamtzahl der Cluster), „% Clusters PF“ (Prozentsatz der Cluster nach Filterung), prozentualer Anteil von Read 1 und Read 2 \geq Q30 und „Last Scored Cycle“ (Letzter Zyklus mit Score)). Weitere Informationen finden Sie unter *Local Run Manager-Software auf Seite 8*.

1 Auf dem Sequenzierungsbildschirm des Geräts können Sie den Lauffortschritt, Intensitäten und Qualitäts-Scores überwachen.

- ▶ **Run Progress** (Lauffortschritt): Zeigt den Lauffortschritt in einer Statusleiste an und listet die Anzahl der abgeschlossenen Zyklen auf.
- ▶ **Intensity** (Intensität): Zeigt den Wert der Clusterintensitäten auf der 90. Perzentile für jede Platte an. Die Grafik im Bereich „Intensity“ (Intensität) stellt die Anzahl der aufgenommenen Platten und Oberflächen dar:
 - ▶ Wenn nur die obere Oberfläche der Fließzelle aufgenommen wird, wird eine Grafik mit einer Spalte angezeigt.
 - ▶ Wenn die obere und die untere Oberfläche der Fließzelle aufgenommen werden, wird eine Grafik mit zwei Spalten angezeigt.

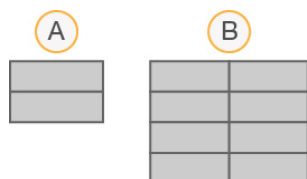

- A Zeigt zwei Platten an, nur obere Oberfläche
- B Zeigt vier Platten an, obere und untere Oberfläche

- ▶ **Q-Score All Cycles** (Q-Score aller Zyklen): Zeigt den durchschnittlichen Prozentsatz der Basen an, deren Qualitäts-Score größer als Q30 ist. Ein Qualitäts-Score (Q-Score) ist eine Prognose der Wahrscheinlichkeit eines falschen Base-Calls. Q-Scores werden nach Zyklus 25 berechnet.

Q-Score	Wahrscheinlichkeit eines falschen Base-Calls
Q40	1 von 10.000
Q30	1 von 1.000
Q20	1 von 100
Q10	1 von 10

- ▶ **Cluster Density (K/mm²)** (Clusterdichte (K/mm²)): Zeigt die Anzahl an Clustern pro Quadratmillimeter für den Lauf an.
- ▶ **Clusters Passing Filter (%)** (Cluster nach Filterung (%)): Zeigt den Prozentsatz der Cluster nach Filterung an, basierend auf dem Illumina-Reinheitsfilter, der die Bildqualität misst. Diese Daten werden erst nach Zyklus 25 angezeigt.



HINWEIS

Die Reinheit eines Base-Calls ist das Verhältnis der Intensität des größten Signals dividiert durch die Summe der zwei größten Signale. Reads passieren den Qualitätsfilter nicht, wenn es mehr als einen Base-Call mit einem Reinheitswert von weniger als 0,6 in den ersten 25 Zyklen gibt.

- ▶ **Estimated Yield (Mb)** (Geschätzte Menge (Mb)): Zeigt die beabsichtigte Anzahl der Base-Calls für den Lauf an, gemessen in Megabasen. Diese Daten werden erst nach Zyklus 25 angezeigt.

- Wenn der Lauf abgeschlossen ist, wird die Schaltfläche „Next“ (Weiter) angezeigt. Überprüfen Sie die Ergebnisse im Sequenzierungsbildschirm, bevor Sie fortfahren.



HINWEIS

Der Sequenzierungsbildschirm bleibt sichtbar, bis „Next“ (Weiter) ausgewählt wird. Nachdem Sie „Next“ (Weiter) ausgewählt haben, können Sie nicht mehr zum Sequenzierungsbildschirm zurückkehren.

- Wählen Sie **Next** (Weiter), um den Sequenzierungsbildschirm zu schließen und mit einer Nachwaschung fortzufahren.

Matrizenbildung

Bei der Matrizenbildung werden Clusterpositionen über die gesamte Fließzellenoberfläche anhand von X- und Y-Koordinaten definiert. Real-Time Analysis (RTA) verwendet die frühen Zyklen des Laufs zur Matrizenbildung.

Nachdem die Matrize mit Clusterpositionen erstellt wurde, werden die bei jedem nachfolgenden Zyklus der Bildgebung produzierten Bilder auf Basis der Matrize ausgerichtet. Einzelne Clusterintensitäten in allen vier Nukleotid-Farbkanälen werden extrahiert und Base-Calls werden auf der Grundlage der normalisierten Clusterintensitäten produziert.

Laufkennzahlen

Laufkennzahlen werden an verschiedenen Punkten eines Laufs auf dem Sequenzierungsbildschirm angezeigt. Während der Schritte für die Clusterbildung werden keine Kennzahlen angezeigt.

Nach Beginn der Sequenzierung werden die folgenden Kennzahlen bei den angegebenen Zyklen angezeigt:

Kennzahl	Kit	Zyklus
Intensität	MiSeq-Reagenzien-Kits, v3 MiSeq-Reagenzien-Kits, v2	Zyklus 1–7 Zyklus 1–4 Zyklus 1–4
Intensität und Clusterdichte	MiSeq-Reagenzien-Kits, v3 MiSeq-Reagenzien-Kits, v2	Zyklus 8–25 Zyklus 5–25 Zyklus 5–25
Intensität, Clusterdichte, % PF, Menge und Qualitäts-Scores	MiSeq-Reagenzien-Kits, v3 MiSeq-Reagenzien-Kits, v2	Zyklus 26 bis Abschluss des Laufs

Die MiSeq-Laufspezifikationen finden Sie auf der Seite „Specifications“ (Spezifikationen) für das MiSeq-System auf der Illumina-Website (www.illumina.com/systems/miseq/performance_specifications.ilmn).

Ergebnisse der RTA-Analyse

Die Ausgabe der RTA-Analyse aus einem Sequenzierungslauf besteht aus mehreren hinsichtlich ihrer Qualität ausgewerteten Base-Call-Dateien (*.bcl-Dateien), die aus den Rohbilddateien generiert werden. Eine Liste der RTA-Dateien und -Ordner finden Sie unter *RTA-Ordner und -Dateien* auf Seite 52.

Durchführen einer Nachwaschung

Die Nachwaschung ist ein Standardgerätewaschlauf, der zwischen Sequenzierungsläufen durchgeführt wird. Führen Sie nach jedem Lauf einen Gerätewaschlauf durch. Befolgen Sie die Anweisungen der Software zum Laden der Waschlaufkomponenten und Durchführen des Waschlaufs. Die Nachwaschung dauert etwa 20 Minuten.

Führen Sie den Waschlauf direkt nach Abschluss eines Laufs durch. Um einen weiteren Lauf konfigurieren zu können, muss zunächst ein Gerätewaschlauf durchgeführt werden. Wenn Sie eine Nachwaschung zu einem anderen Zeitpunkt als direkt nach einem Lauf durchführen müssen, verwenden Sie den Befehl im Bildschirm „Perform Wash“ (Waschlauf durchführen), um den Waschlauf zu initiieren.



HINWEIS

Lassen Sie die gebrauchte Fließzelle im Gerät. Für einen Gerätewaschlauf muss sich eine Fließzelle im Gerät befinden.

Durch regelmäßige Gerätewaschläufe wird die kontinuierliche Leistungsfähigkeit des Geräts wie folgt sichergestellt:

- ▶ Gegebenenfalls vorhandene Reagenzienreste werden aus den Fluidikleitungen und Sippern gespült.
- ▶ Eine Ansammlung von Salz und Kristallisation in den Fluidikleitungen und Sippern wird verhindert.
- ▶ Eine Kreuzkontamination aus dem vorherigen Lauf wird verhindert.

Wenn Sie MCS v2.5 oder höher einsetzen, haben Sie die Option, eine Nachwaschung einschließlich eines Matrizenleitungswaschlaufs mit einer Natriumhypochloritlösung (NaOCl) durchzuführen. Der Waschlauf dauert etwa 30 Minuten. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Verfahren mit Matrizenleitungswaschlauf auf Seite 31](#).



HINWEIS

Wenn Sie den VeriSeq PGS-Workflow verwenden, führen Sie Nachwaschungen durch, die einen Matrizenleitungswaschlauf beinhalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Verfahren mit Matrizenleitungswaschlauf auf Seite 31](#).

Verbrauchsmaterialien

- ▶ Tween 20
- ▶ Wasser in Laborqualität
- ▶ NaOCl (für Nachwaschungen mit Matrizenleitungswaschlauf)
- ▶ MiSeq-Röhrchen (Teile-Nr. MS-102-9999) (für Nachwaschungen, die einen Matrizenleitungswaschlauf beinhalten)

Verfahren

- 1 Bereiten Sie eine frische Waschlösung mit Tween 20 und Wasser in Laborqualität vor:
 - a Fügen Sie 5 ml 100 % Tween 20 zu 45 ml Wasser in Laborqualität hinzu. Diese Volumina ergeben 10 % Tween 20.
 - b Fügen Sie 25 ml 10 % Tween 20 zu 475 ml Wasser in Laborqualität hinzu. Diese Volumina ergeben eine Waschlösung mit 0,5 % Tween 20.
 - c Invertieren Sie fünf Mal, um die Lösung zu mischen.
- 2 Bereiten Sie die Waschlaufkomponenten mit frischer Waschlösung vor:
 - a Füllen Sie in jeden Behälter der Waschablage 6 ml Waschlösung.
 - b Füllen Sie 350 ml Waschlösung in die 500-ml-Waschflasche.
- 3 Wenn der Lauf beendet ist, wählen Sie **Start Wash** (Waschlauf starten). Die Software hebt automatisch die Sipper im Reagenzienkühler an.

Wählen Sie im Nachwaschungsbildschirm **nicht** die Option **Perform optional template line wash** (Optionalen Matrizenleitungswaschlauf durchführen). Zum Durchführen eines Matrizenleitungswaschlaufs sind andere Schritte erforderlich. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter *Verfahren mit Matrizenleitungswaschlauf* auf Seite 31.

- 4 Öffnen Sie die Klappe der Reagenzienkammer und des Reagenzienkühlers und schieben Sie die gebrauchte Reagenzienkartusche aus dem Reagenzienkühler.
- 5 Schieben Sie die Waschablage bis zum Anschlag in den Reagenzienkühler und schließen Sie dann die Klappe des Reagenzienkühlers.
- 6 Heben Sie den Sipper-Griff vor der PR2-Flasche und der Abfallflasche an, bis er einrastet.
- 7 Entfernen Sie die PR2-Flasche und setzen Sie die Waschflasche ein.



HINWEIS

Entsorgen Sie die PR2-Flasche nach jedem Lauf. Verbleibendes PR2 darf nicht wiederverwendet werden.

- 8 Entfernen Sie die Abfallflasche und entsorgen Sie den Inhalt ordnungsgemäß. Setzen Sie die Abfallflasche wieder in die Reagenzienkammer ein.



WARNUNG

Diese Reagenzien enthalten potenziell gefährliche Chemikalien. Es kann daher durch Inhalation oder orale Aufnahme, Kontakt mit der Haut oder den Augen zu einer Verletzung von Personen kommen. Tragen Sie eine entsprechende für das Expositionsrisiko geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille, Handschuhen und Laborkittel. Verbrauchte Reagenzien sind als chemische Abfälle zu behandeln. Entsorgen Sie sie daher gemäß den geltenden regionalen, nationalen und lokalen Gesetzen und Vorschriften. Zusätzliche umwelt-, gesundheits- und sicherheitsbezogene Informationen finden Sie in den Sicherheitsdatenblättern (SDS, Safety Data Sheet) unter support.illumina.com/sds.html.

- 9 Drücken Sie den Sipper-Griff langsam nach unten und stellen Sie dabei sicher, dass die Sipper in die Waschflasche und in die Abfallflasche eintauchen.
- 10 Schließen Sie die Klappe der Reagenzienkammer.
- 11 Wählen Sie **Next** (Weiter).

Wenn der Waschlauf abgeschlossen ist, lassen Sie die gebrauchte Fließzelle, die Waschablage und die Waschflasche mit der übrigen Waschlösung im Gerät.



HINWEIS

Die Sipper bleiben in der unteren Position, was normal ist. Lassen Sie die nicht verwendete Waschlösung in der Waschablage und der Waschflasche, um das Austrocknen der Sipper und das Eindringen von Luft in das System zu verhindern.

Verfahren mit Matrizenleitungswaschlauf

- 1 Bereiten Sie eine frische Waschlösung mit Tween 20 und Wasser in Laborqualität vor:
 - a Fügen Sie 5 ml 100 % Tween 20 zu 45 ml Wasser in Laborqualität hinzu. Diese Volumina ergeben 10 % Tween 20.
 - b Fügen Sie 25 ml 10 % Tween 20 zu 475 ml Wasser in Laborqualität hinzu. Diese Volumina ergeben eine Waschlösung mit 0,5 % Tween 20.

- c Invertieren Sie fünf Mal, um die Lösung zu mischen.
- 2 Bereiten Sie eine frische NaOCl-Waschlösung mit Wasser in Laborqualität vor:
 - a Fügen Sie 36 µl 5%iges NaOCl zu 864 µl Wasser in Laborqualität hinzu. Diese Volumina ergeben eine im Verhältnis 1:25 verdünnte NaOCl-Lösung.
 - b Geben Sie in ein MiSeq-Röhrchen (Teile-Nr. MS-102-9999) 50 µl der 1:25-NaOCl-Lösung zu 950 µl Wasser in Laborqualität.




HINWEIS

Die Verwendung der korrekten Konzentration von NaOCl ist sehr wichtig. Prüfen Sie den Prozentwert für NaOCl auf dem Produktetikett. Wenn die Konzentration zu hoch ist, schlägt die Clusterbildung in den nachfolgenden Läufen ggf. fehl. Falls kein 5%iges NaOCl zur Verfügung steht, bereiten Sie 1 ml Lösung aus 0,01%igem NaOCl in Wasser in Laborqualität vor. Verwenden Sie NaOCl **nicht** für Wartungs- oder Standbywaschläufe.

- 3 Bereiten Sie die Waschlaufkomponenten mit frischer Waschlösung vor:
 - a Füllen Sie in jeden Behälter der Waschablage 6 ml Waschlösung.
 - b Füllen Sie 350 ml Waschlösung in die 500-ml-Waschflasche.
- 4 Stellen Sie das MiSeq-Röhrchen mit 0,01%iger NaOCl-Waschlösung in Position 17 der Waschablage, bis der Hals des Röhrchens bündig mit der Ablage abschließt. Das Röhrchen ersetzt die ursprüngliche Waschlösung aus Tween 20 und Wasser in Laborqualität in Position 17.

Abbildung 19 MiSeq-Röhrchen in Position 17 der Waschablage

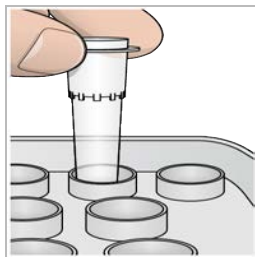

HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass Sie das MiSeq-Röhrchen mit NaOCl nur in Position 17 platzieren. Wenn Sie das Röhrchen an einer anderen Position einsetzen, schlägt die Clusterbildung in den nachfolgenden Läufen ggf. fehl und das Fluidiksystem des MiSeq-Geräts kann beschädigt werden.

- 5 Wenn der Lauf beendet ist, wählen Sie **Start Wash** (Waschlauf starten). Die Software hebt automatisch die Sipper im Reagenzienkühler an.
- 6 Wählen Sie im Nachwaschungsbildschirm die Option **Perform optional template line wash** (Optionalen Matrizenleitungswaschlauf durchführen).
Wenn Sie den VeriSeq PGS-Workflow durchführen, wird die Option **Perform optional template line wash** (Optionalen Matrizenleitungswaschlauf durchführen) automatisch aktiviert. Die MCS-Software prüft nach jedem Lauf, welcher Nachwaschungstyp durchgeführt wurde. Wenn die Option **Perform optional template line wash** (Optionalen Matrizenleitungswaschlauf durchführen) für die Nachwaschung nicht ausgewählt ist, wird im Laufüberprüfungsbildschirm ein entsprechender Hinweis angezeigt, wenn Sie den nächsten Sequenzierunslauf starten.

- 7 Öffnen Sie die Klappe der Reagenzienkammer und des Reagenzienkühlers und schieben Sie die gebrauchte Reagenzienkartusche aus dem Reagenzienkühler.
- 8 Schieben Sie die Waschablage bis zum Anschlag in den Reagenzienkühler und schließen Sie dann die Klappe des Reagenzienkühlers.
- 9 Heben Sie den Sipper-Griff vor der PR2-Flasche und der Abfallflasche an, bis er einrastet.
- 10 Entfernen Sie die PR2-Flasche und setzen Sie die Waschflasche ein.



HINWEIS

Entsorgen Sie die PR2-Flasche nach jedem Lauf. Verbleibendes PR2 darf nicht wiederverwendet werden.

- 11 Entfernen Sie die Abfallflasche und entsorgen Sie den Inhalt ordnungsgemäß. Setzen Sie die Abfallflasche wieder in die Reagenzienkammer ein.



WARNUNG

Diese Reagenzien enthalten potenziell gefährliche Chemikalien. Es kann daher durch Inhalation oder orale Aufnahme, Kontakt mit der Haut oder den Augen zu einer Verletzung von Personen kommen. Tragen Sie eine entsprechende für das Expositionsrisiko geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille, Handschuhen und Laborkittel. Verbrauchte Reagenzien sind als chemische Abfälle zu behandeln. Entsorgen Sie sie daher gemäß den geltenden regionalen, nationalen und lokalen Gesetzen und Vorschriften. Zusätzliche umwelt-, gesundheits- und sicherheitsbezogene Informationen finden Sie in den Sicherheitsdatenblättern (SDS, Safety Data Sheet) unter support.illumina.com/sds.html.

- 12 Drücken Sie den Sipper-Griff langsam nach unten und stellen Sie dabei sicher, dass die Sipper in die Waschflasche und in die Abfallflasche eintauchen.
- 13 Schließen Sie die Klappe der Reagenzienkammer.
- 14 Wählen Sie **Next** (Weiter).

Wenn der Waschlauf abgeschlossen ist, lassen Sie die gebrauchte Fließzelle, die Waschablage und die Waschflasche mit der übrigen Waschlösung im Gerät.



HINWEIS

Die Sipper verbleiben in der abgesenkten Position. Lassen Sie die nicht verwendete Waschlösung in der Waschablage und der Waschflasche, um das Austrocknen der Sipper und das Eindringen von Luft in das System zu verhindern.

Kapitel 4 Wartung

Wartungshäufigkeit	34
Wartungshäufigkeit beim VeriSeq PGS-Workflow	34
Durchführen eines Wartungswaschlaufs	35
Durchführen eines Standbywaschlaufs	37
Verwalten von Dateien	39
Software-Updates	40
Ausschalten des Geräts	41

Wartungshäufigkeit

Führen Sie die folgenden Wartungsverfahren in den empfohlenen Intervallen aus.



HINWEIS

Wenn Sie den VeriSeq PGS-Workflow durchführen, beachten Sie die Anweisungen für VeriSeq PGS zur Wartungshäufigkeit. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter *Wartungshäufigkeit beim VeriSeq PGS-Workflow* auf Seite 34.

Tabelle 2 Wartung während des normalen Betriebs

Aktivität	Frequenz
Nachwaschung	Nach jedem Lauf
Wartungswaschlauf	Monatlich
Standbywaschlauf	Zur Vorbereitung für den Leerlaufmodus (wenn ≥ 7 Tage nicht verwendet) und alle 30 Tage, wenn das Gerät nicht benutzt wird
Ausschalten des Geräts	Nach Bedarf

Tabelle 3 Wartung während des Leerlaufmodus (≥ 7 Tage nicht verwendet)

Aktivität	Frequenz
Standbywaschlauf	Monatlich
Ausschalten des Geräts	Nach Bedarf

Wartungshäufigkeit beim VeriSeq PGS-Workflow

Führen Sie beim VeriSeq PGS-Workflow die folgenden Wartungsverfahren in den empfohlenen Intervallen durch.

Tabelle 4 Wartung während des normalen Betriebs

Aktivität	Frequenz
Nachwaschung	Nach jedem Lauf
Wartungswaschlauf	Monatlich
Nachwaschung vom Bildschirm „Perform Wash“ (Waschlauf durchführen) aus	Nach dem Leerlaufmodus (> 3 Tage nicht verwendet)
Standbywaschlauf	Zur Vorbereitung für den Leerlaufmodus (wenn ≥ 7 Tage nicht verwendet) und alle 30 Tage, wenn das Gerät nicht benutzt wird
Ausschalten des Geräts	Nach Bedarf

Tabelle 5 Wartung während des Leerlaufmodus (≥ 7 Tage nicht verwendet)

Aktivität	Frequenz
Standbywaschlauf	Monatlich
Ausschalten des Geräts	Nach Bedarf

Durchführen eines Wartungswaschlaufs

Führen Sie alle 30 Tage einen Wartungswaschlauf durch, um eine optimale Leistung sicherzustellen.

Der Wartungswaschlauf dauert ca. 90 Minuten. Der Waschlauf umfasst eine Reihe von drei Schritten, um das System gründlich durchzuspülen.

Sie können Ihr Gerät so konfigurieren, dass zwischen zwei Läufen ein Wartungswaschlauf durchgeführt wird. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter *Anpassen der Systemeinstellungen* auf Seite 12.

Vom Benutzer bereitzustellende Verbrauchsmaterialien

- ▶ Tween 20 (Sigma-Aldrich, Katalog-Nr. P7949)
- ▶ Wasser in Laborqualität

Verfahren

- 1 Stellen Sie sicher, dass sich eine gebrauchte Fließzelle im Gerät befindet.
- 2 Wählen Sie im Startbildschirm **Perform Wash** (Waschlauf durchführen).
- 3 Wählen Sie im Bildschirm „Perform Wash“ (Waschlauf durchführen) die Option **Perform Maintenance Wash** (Wartungswaschlauf durchführen).
Die Software hebt automatisch die Sipper im Reagenzienkühler an.

Durchführen des ersten Waschlaufs

- 1 Bereiten Sie eine frische Waschlösung mit Tween 20 und Wasser in Laborqualität vor:
 - a Fügen Sie 5 ml 100 % Tween 20 zu 45 ml Wasser in Laborqualität hinzu. Diese Volumina ergeben 10 % Tween 20.
 - b Fügen Sie 25 ml 10 % Tween 20 zu 475 ml Wasser in Laborqualität hinzu. Diese Volumina ergeben eine Waschlösung mit 0,5 % Tween 20.
 - c Invertieren Sie fünf Mal, um die Lösung zu mischen.
- 2 Bereiten Sie die Waschlaufkomponenten mit frischer Waschlösung vor:
 - a Füllen Sie in jeden Behälter der Waschablage 6 ml Waschlösung.
 - b Füllen Sie 350 ml Waschlösung in die 500-ml-Waschflasche.
- 3 Laden Sie die Waschablage und die Waschflasche in das Gerät:
 - a Öffnen Sie die Klappe der Reagenzienkammer und des Reagenzienkühlers und schieben Sie die gebrauchte Reagenzienkartusche oder Waschablage aus dem Reagenzienkühler.
 - b Schieben Sie die Waschablage bis zum Anschlag in den Reagenzienkühler. Schließen Sie die Klappe des Reagenzienkühlers.
 - c Heben Sie den Sipper-Griff vor der PR2-Flasche und der Abfallflasche an, bis er einrastet, und tauschen Sie die PR2-Flasche gegen die Waschflasche aus.

**HINWEIS**

Entsorgen Sie die PR2-Flasche nach jedem Lauf. Verbleibendes PR2 darf nicht wiederverwendet werden.

- a Entfernen Sie die Abfallflasche und entsorgen Sie den Inhalt ordnungsgemäß. Setzen Sie die Abfallflasche wieder in die Reagenzienkammer ein.
 - b Drücken Sie den Sipper-Griff langsam nach unten und stellen Sie dabei sicher, dass die Sipper in die Waschflasche und in die Abfallflasche eintauchen.
 - c Schließen Sie die Klappe der Reagenzienkammer.
- 4 Wählen Sie **Next** (Weiter). Der erste Waschlauf beginnt.

Durchführen des zweiten Waschlaufs

Verwenden Sie stets für jeden der Waschschriffe eine frische Waschlösung. Wenn Waschlösung aus dem vorausgegangenen Waschlauf wiederverwendet wird, kann Abfall erneut in die Fluidikleitungen gelangen.

- 1 Bereiten Sie eine frische Waschlösung mit Tween 20 und Wasser in Laborqualität wie folgt vor:
 - a Fügen Sie 5 ml 100 % Tween 20 zu 45 ml Wasser in Laborqualität hinzu. Diese Volumina ergeben 10 % Tween 20.
 - b Fügen Sie 25 ml 10 % Tween 20 zu 475 ml Wasser in Laborqualität hinzu. Diese Volumina ergeben eine Waschlösung mit 0,5 % Tween 20.
 - c Invertieren Sie fünf Mal, um die Lösung zu mischen.
- 2 Wenn der erste Waschlauf abgeschlossen ist, entfernen Sie die Waschablage und die Waschflasche und entsorgen Sie die verbleibende Waschlösung.
- 3 Füllen Sie die Waschlaufkomponenten wie folgt erneut mit frischer Waschlösung:
 - a Füllen Sie in jeden Behälter der Waschablage 6 ml Waschlösung.
 - b Füllen Sie 350 ml Waschlösung in die 500-ml-Waschflasche.
- 4 Laden Sie die Waschablage und Waschflasche wie folgt:
 - a Schieben Sie die Waschablage bis zum Anschlag in den Reagenzienkühler. Schließen Sie die Klappe des Reagenzienkühlers.
 - b Laden Sie die Waschflasche und drücken Sie den Sipper-Griff langsam nach unten. Stellen Sie dabei sicher, dass die Sipper in die Waschflasche und in die Abfallflasche eintauchen.
 - c Schließen Sie die Klappe der Reagenzienkammer.
- 5 Wählen Sie **Next** (Weiter). Der zweite Waschlauf beginnt.

Durchführen des letzten Waschlaufs

- 1 Bereiten Sie eine frische Waschlösung mit Tween 20 und Wasser in Laborqualität vor:
 - a Fügen Sie 5 ml 100 % Tween 20 zu 45 ml Wasser in Laborqualität hinzu. Diese Volumina ergeben 10 % Tween 20.
 - b Fügen Sie 25 ml 10 % Tween 20 zu 475 ml Wasser in Laborqualität hinzu. Diese Volumina ergeben eine Waschlösung mit 0,5 % Tween 20.
 - c Invertieren Sie fünf Mal, um die Lösung zu mischen.

- 2 Wenn der zweite Waschlauf abgeschlossen ist, entfernen Sie die Waschablage und die Waschflasche und entsorgen Sie die verbleibende Waschlösung.
- 3 Füllen Sie die Waschlaufkomponenten erneut mit frischer Waschlösung:
 - a Füllen Sie in jeden Behälter der Waschablage 6 ml Waschlösung.
 - b Füllen Sie 350 ml Waschlösung in die 500-ml-Waschflasche.
- 4 Laden Sie die Waschablage und die Waschflasche:
 - a Schieben Sie die Waschablage bis zum Anschlag in den Reagenzienkühler. Schließen Sie die Klappe des Reagenzienkühlers.
 - b Laden Sie die Waschflasche und drücken Sie den Sipper-Griff langsam nach unten. Stellen Sie dabei sicher, dass die Sipper in die Waschflasche und in die Abfallflasche eintauchen.
 - c Schließen Sie die Klappe der Reagenzienkammer.
- 5 Wählen Sie **Next** (Weiter). Der letzte Waschlauf beginnt.

Nach dem Waschlauf

Wenn der Waschlauf abgeschlossen ist, lassen Sie die gebrauchte Fließzelle, die Waschablage und die Waschflasche mit der übrigen Waschlösung im Gerät.



HINWEIS

Die Sipper bleiben in der unteren Position, was normal ist. Lassen Sie die nicht verwendete Waschlösung in der Waschablage und der Waschflasche, um das Austrocknen der Sipper und das Eindringen von Luft in das System zu verhindern.

Durchführen eines Standbywaschlaufs

Wenn Sie das Gerät innerhalb der nächsten sieben Tage nicht verwenden möchten, führen Sie zur Vorbereitung des Geräts und der Fluidikleitungen auf den Leerlaufmodus einen Standbywaschlauf durch. Führen Sie einen Standbywaschlauf alle 30 Tage durch, wenn das Gerät nicht betrieben wird.

Der Standbywaschlauf dauert ca. zwei Stunden. Bei einem Standbywaschlauf werden durch zwei aufeinanderfolgende Waschläufe verbleibende Reagenzien oder Salzansammlungen aus den einzelnen Positionen gespült. Jeder Waschlauf dauert etwa 60 Minuten.

Wenn der Standbywaschlauf abgeschlossen ist, befindet sich das Gerät im Standbymodus und im Startbildschirm wird eine Meldung angezeigt, die den Status des Geräts angibt. Wenn sich das Gerät im Standbymodus befindet, muss ein Wartungswaschlauf durchgeführt werden, bevor ein Sequenzierungslauf initiiert werden kann.

Vom Benutzer bereitzustellende Verbrauchsmaterialien

- ▶ Tween 20 (Sigma-Aldrich, Katalog-Nr. P7949)
- ▶ Wasser in Laborqualität

Verfahren

- 1 Stellen Sie sicher, dass sich eine gebrauchte Fließzelle im Gerät befindet.
- 2 Wählen Sie im Startbildschirm **Perform Wash** (Waschlauf durchführen).

- 3 Wählen Sie im Bildschirm „Wash Options“ (Waschlaufoptionen) die Option **Perform Standby Wash** (Standbywaschlauf durchführen).
Die Software hebt automatisch die Sipper im Reagenzienkühler an.

Durchführen des ersten Waschlaufs

- 1 Bereiten Sie eine frische Waschlösung mit Tween 20 und Wasser in Laborqualität vor:
 - a Fügen Sie 5 ml 100 % Tween 20 zu 45 ml Wasser in Laborqualität hinzu. Diese Volumina ergeben 10 % Tween 20.
 - b Fügen Sie 25 ml 10 % Tween 20 zu 475 ml Wasser in Laborqualität hinzu. Diese Volumina ergeben eine Waschlösung mit 0,5 % Tween 20.
 - c Invertieren Sie fünf Mal, um die Lösung zu mischen.
- 2 Bereiten Sie die Waschlaufkomponenten mit frischer Waschlösung vor:
 - a Füllen Sie in jeden Behälter der Waschablage 6 ml Waschlösung.
 - b Füllen Sie 350 ml Waschlösung in die 500-ml-Waschflasche.
- 3 Laden Sie die Waschablage und die Waschflasche in das Gerät:
 - a Öffnen Sie die Klappe der Reagenzienkammer und des Reagenzienkühlers und schieben Sie die gebrauchte Reagenzienkartusche oder Waschablage aus dem Reagenzienkühler.
 - b Schieben Sie die Waschablage bis zum Anschlag in den Reagenzienkühler. Schließen Sie die Klappe des Reagenzienkühlers.
 - c Heben Sie den Sipper-Griff vor der PR2-Flasche und der Abfallflasche an, bis er einrastet, und tauschen Sie die PR2-Flasche gegen die Waschflasche aus.



HINWEIS

Entsorgen Sie die PR2-Flasche nach jedem Lauf. Verbleibendes PR2 darf nicht wiederverwendet werden.

- a Entfernen Sie die Abfallflasche und entsorgen Sie den Inhalt ordnungsgemäß. Setzen Sie die Abfallflasche wieder in die Reagenzienkammer ein.
 - b Drücken Sie den Sipper-Griff langsam nach unten und stellen Sie dabei sicher, dass die Sipper in die Waschflasche und in die Abfallflasche eintauchen.
 - c Schließen Sie die Klappe der Reagenzienkammer.
- 4 Wählen Sie **Next** (Weiter). Der erste Waschlauf beginnt.

Durchführen des zweiten Waschlaufs

Verwenden Sie stets für jeden der Waschschriffe eine frische Waschlösung. Wenn Waschlösung aus dem vorausgegangenen Waschlauf wiederverwendet wird, kann Abfall erneut in die Fluidikleitungen gelangen.

- 1 Bereiten Sie eine frische Waschlösung mit Tween 20 und Wasser in Laborqualität wie folgt vor:
 - a Fügen Sie 5 ml 100 % Tween 20 zu 45 ml Wasser in Laborqualität hinzu. Diese Volumina ergeben 10 % Tween 20.
 - b Fügen Sie 25 ml 10 % Tween 20 zu 475 ml Wasser in Laborqualität hinzu. Diese Volumina ergeben eine Waschlösung mit 0,5 % Tween 20.
 - c Invertieren Sie fünf Mal, um die Lösung zu mischen.

- 2 Wenn der erste Waschlauf abgeschlossen ist, entfernen Sie die Waschablage und die Waschflasche und entsorgen Sie die verbleibende Waschlösung.
- 3 Füllen Sie die Waschlaufkomponenten wie folgt erneut mit frischer Waschlösung:
 - a Füllen Sie in jeden Behälter der Waschablage 6 ml Waschlösung.
 - b Füllen Sie 350 ml Waschlösung in die 500-ml-Waschflasche.
- 4 Laden Sie die Waschablage und Waschflasche wie folgt:
 - a Schieben Sie die Waschablage bis zum Anschlag in den Reagenzienkühler. Schließen Sie die Klappe des Reagenzienkühlers.
 - b Laden Sie die Waschflasche und drücken Sie den Sipper-Griff langsam nach unten. Stellen Sie dabei sicher, dass die Sipper in die Waschflasche und in die Abfallflasche eintauchen.
 - c Schließen Sie die Klappe der Reagenzienkammer.
- 5 Wählen Sie **Next** (Weiter). Der zweite Waschlauf beginnt.

Nach dem Waschlauf

Wenn der Waschlauf abgeschlossen ist, lassen Sie die gebrauchte Fließzelle, die Waschablage und die Waschflasche mit der übrigen Waschlösung im Gerät.



HINWEIS

Die Sipper bleiben in der unteren Position, was normal ist. Lassen Sie die nicht verwendete Waschlösung in der Waschablage und der Waschflasche, um das Austrocknen der Sipper und das Eindringen von Luft in das System zu verhindern.

Verwalten von Dateien

Wählen Sie im Startbildschirm die Option „Manage Files“ (Dateien verwalten), um Dateien auf dem Gerätecomputer zu verschieben, hochzuladen oder zu löschen oder um Probenblätter umzubenennen.

Löschen von Dateien

- 1 Wählen Sie auf einer Registerkarte des Bildschirms „Manage Files“ (Dateien verwalten) **Browse** (Durchsuchen), um zu den Dateien zu navigieren, auf die das Gerät zugreifen kann.
- 2 Wählen Sie aus den folgenden Optionen aus:
 - ▶ Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den einzelnen Dateien oder Ordnern in der Liste.
 - ▶ Aktivieren Sie das Kontrollkästchen links neben der Schaltfläche „Delete“ (Löschen), um alle Dateien und Ordner in der Liste auszuwählen. Diese Option steht für Läufe, Probenblätter, Manifestdateien, Genome und Rezepte zur Verfügung.
- 3 Wählen Sie **Delete** (Löschen).



HINWEIS

Der Befehl „Delete“ (Löschen) steht auf allen Registerkarten außer „Bundle Logs“ (Protokollbündel) zur Verfügung.

Verschieben von Laufordnern

Mit dem Befehl „Move“ (Verschieben) wird der Laufordner an einen neuen Speicherort *kopiert* und anschließend am vorherigen Speicherort *gelöscht*.

- 1 Wählen Sie auf der Registerkarte „Runs“ (Läufe) des Bildschirms „Manage Files“ (Dateien verwalten) die Option **Browse** (Durchsuchen), um zu den Dateien zu navigieren, auf die das Gerät zugreifen kann.
- 2 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den einzelnen Dateien oder Ordnern in der Liste.
- 3 Wählen Sie **Move** (Verschieben).
- 4 Wählen Sie **Browse Network** (Netzwerk durchsuchen) und anschließend einen neuen Speicherort für die Dateien bzw. Ordner aus.
- 5 Wählen Sie **OK**.

Hochladen von Dateien

Der Befehl „Upload“ (Hochladen) steht für Probenblätter und Genome zur Verfügung.

Wenn das MiSeq nicht mit einem Netzwerk verbunden ist, verwenden Sie diese Funktion, um Dateien von einem USB-Stick auf den Gerätecomputer hochzuladen.

- 1 Wählen Sie auf der Registerkarte „Sample Sheets“ (Probenblätter) oder „Genomes“ (Genome) die Option **Browse** (Durchsuchen), um zu den Dateien zu navigieren, auf die das Gerät zugreifen kann.
- 2 Wählen Sie **Upload** (Hochladen).
- 3 Wählen Sie **Browse Network** (Netzwerk durchsuchen) und navigieren Sie zum Speicherort der Datei.
- 4 Wählen Sie **OK**.
Die Datei wird in den Ordner hochgeladen, der im Feld „Directory“ (Verzeichnis) angegeben ist.

Umbenennen von Probenblättern

- 1 Wählen Sie auf der Registerkarte „Sample Sheets“ (Probenblätter) im Bildschirm „Manage Files“ (Dateien verwalten) aus den folgenden Optionen aus:
 - ▶ Aktivieren Sie das jeweilige Kontrollkästchen neben den einzelnen Probenblättern.
 - ▶ Aktivieren Sie das Kontrollkästchen links neben der Schaltfläche „Delete“ (Löschen), um alle Probenblätter in der Liste auszuwählen.
- 2 Wählen Sie **Rename** (Umbenennen).
- 3 Wählen Sie das Tastatursymbol und verwenden Sie die Bildschirmtastatur zum Umbenennen der Probenblätter.
- 4 Wählen Sie **Next** (Weiter).
- 5 Wählen Sie **Back** (Zurück).

Software-Updates

Wenn Ihr System mit einem Netzwerk mit Internetzugang verbunden ist, können Sie die Gerätesoftware vom Startbildschirm aus automatisch aktualisieren. Sie können die Software auch für die automatische Suche nach BaseSpace-Updates konfigurieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter *Konfigurieren von Benachrichtigungen zu BaseSpace-Updates auf Seite 13*.

Falls Ihr Gerät nicht mit einem Netzwerk mit Internetzugang verbunden ist, können Sie die Software manuell aktualisieren.

Automatisches Aktualisieren von Software

Wenn Software-Updates verfügbar sind, wird die Schaltfläche **Update Available** (Update verfügbar) im Startbildschirm angezeigt. Anderenfalls ist diese Schaltfläche nicht verfügbar. Vergewissern Sie sich, dass Ihr MiSeq mit einem Netzwerk mit Internetzugang verbunden ist, damit diese Option aktiviert wird.

- 1 Wählen Sie im Startbildschirm **Update Available** (Update verfügbar).
- 2 Bestätigen Sie im Dialogfeld den Befehl zum Aktualisieren.
Das Gerät muss neu gestartet werden. Die Installation des Updates beginnt nach dem Neustart automatisch.

Manuelles Aktualisieren von Software

Verwenden Sie die Funktion „Manual Update“ (Manuelles Update), um die Gerätesteuerungssoftware und die Analysesoftware von der MiSeq-Benutzeroberfläche aus zu aktualisieren, indem Sie zum Speicherort der installierbaren Softwaredatei navigieren.

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Software Update** (Software-Aktualisierung).
- 2 Wählen Sie **Browse** (Durchsuchen), um zu dem Speicherort zu navigieren, an dem sich die installierbare Datei für die neue Softwareversion befindet.
- 3 Wenn auf dem Bildschirm der Pfad zur installierbaren Softwaredatei angezeigt wird, wählen Sie **Save and Update** (Speichern und aktualisieren).
- 4 Bestätigen Sie im Dialogfeld den Befehl zum Aktualisieren.
Das Gerät muss neu gestartet werden. Die Installation des Updates beginnt nach dem Neustart automatisch.

Ausschalten des Geräts

Es empfiehlt sich, das Gerät immer eingeschaltet zu lassen. Wenn das Gerät jedoch ausgeschaltet werden muss, führen Sie die folgenden Schritte aus, um Windows zu beenden und die Fluidikleitungen vorzubereiten.

- 1 Führen Sie einen Wartungswaschlauf durch. Weitere Informationen finden Sie unter *Durchführen eines Wartungswaschlaufs auf Seite 35*.
- 2 Entfernen Sie die Abfallflasche und entsorgen Sie den Inhalt ordnungsgemäß. Setzen Sie die Abfallflasche wieder in die Reagenzienkammer ein.
- 3 Schließen Sie die Klappe der Reagenzienkammer.
- 4 Wählen Sie auf dem Startbildschirm **Manage Instrument** (Gerät verwalten).
- 5 Wählen Sie **Shut Down** (Ausschalten).
Daraufhin wird die Software beendet.
- 6 Schalten Sie den Netzschalter aus.



HINWEIS

Warten Sie jedes Mal, wenn Sie das Gerät ausschalten, *mindestens* 60 Sekunden, bevor Sie den Netzschalter wieder in die EIN-Position stellen.

Anhang A Fehlerbehebung

Einleitung	42
Bundle Logs (Protokollbündel) für die Fehlerbehebung	42
Durchführen einer Systemprüfung	44
Unterbrechen oder Anhalten eines Laufs	44
Manuelles Anheben der Sipper einer Reagenzienkartusche	45
Beheben von Laufkonfigurationsfehlern	46
Beheben von RFID-Lesefehlern	46
Durchführen eines Volumentests	47
Messen erwarteter Waschvolumina	48
Beheben von Temperaturfehlern des Reagenzienkühlers	48
Beheben von Local Run Manager-Analysefehlern	48
Konfigurieren der Systemeinstellungen	48

Einleitung

In diesem Abschnitt sind die Schritte zur Behebung häufiger Fehler dargestellt, die Sie ausführen müssen, bevor Sie sich an den technischen Support von Illumina wenden. Bei den meisten Fehlern werden Anweisungen zur Behebung des Fehlers auf dem Bildschirm angezeigt.

Wenn Sie technische Fragen haben, besuchen Sie die MiSeq-Supportseiten der Illumina-Website, wo Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen finden, oder melden Sie sich bei Ihrem MyIllumina-Konto an, um Zugang zu den Support-Bulletins zu erhalten.

Wenden Sie sich bei Problemen mit der Laufqualität oder Leistung an den technischen Support von Illumina. Weitere Informationen finden Sie unter *Technische Unterstützung auf Seite 57*.

In der Regel bitten Mitarbeiter des technischen Supports von Illumina zu Fehlerbehebungszwecken um Kopien von laufspezifischen Dateien. Sie können die Registerkarte „Bundle Logs“ (Protokollbündel) im Bildschirm „Manage Files“ (Dateien verwalten) verwenden, um die zur Fehlerbehebung benötigten Dateien zu gruppieren und in einer ZIP-Datei zu speichern. Siehe *Bundle Logs (Protokollbündel) für die Fehlerbehebung auf Seite 42*.

Bundle Logs (Protokollbündel) für die Fehlerbehebung

Bei den Bundle Logs (Protokollbündeln) handelt es sich um eine Funktion zum Bündeln von Dateien, um sie zwecks Fehlerbehebung an den technischen Support von Illumina zu senden. Verwenden Sie die Registerkarte „Bundle Logs“ (Protokollbündel) im Bildschirm „Manage Files“ (Dateien verwalten), um eine Gruppe von Dateien, ein so genanntes *Bundle* (Bündel), auszuwählen. Das Bündel wird automatisch in einer ZIP-Datei gespeichert.

Die Funktion „Bundle Logs“ (Protokollbündel) gruppiert die Dateien eines Laufs in einem Bündeltyp. Wiederholen Sie den „Bundle Logs“-Vorgang für jeden Lauf und Bündeltyp, den der technische Support von Illumina anfordert.

- 1 Wählen Sie im Bildschirm „Manage Files“ (Dateien verwalten) die Registerkarte **Bundle Logs** (Protokollbündel) aus.
- 2 Wählen Sie **Browse** (Durchsuchen), um zum Speicherort des MiSeqOutput-Verzeichnisses zu navigieren.
- 3 Wählen Sie den zu bündelnden Dateityp: Laufqualitätssicherungsdateien, Miniaturbilder, Laufprotokolle oder Wartungsprotokolle.
- 4 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Lauf.

5 Wählen Sie **Bundle Logs** (Protokollbündel).

Der Bildschirm „Bundle Files“ (Dateien bündeln) wird geöffnet. Er enthält Informationen über das Bündel, darunter eine Liste der einzelnen Dateien im Bündel.

Weitere Informationen zu den einzelnen Ordnern und Dateien der Funktion „Bundle Logs“ (Protokollbündel) finden Sie in der *Schnellreferenzkarte zu MiSeq-Ausgabe- und -Analyseordnern* (Dokument-Nr. 15034791).

6 Wählen Sie **Next** (Weiter).

7 Navigieren Sie zu dem Speicherort, an dem Sie die ZIP-komprimierten Bündeldateien speichern möchten.

8 Wählen Sie **Save** (Speichern).

Wenn das Bündeln der Dateien abgeschlossen ist, wird erneut die Registerkarte „Bundle Logs“ (Protokollbündel) geöffnet.

9 Senden Sie die ZIP-Datei mit dem Bündel an den technischen Support von Illumina.

Abbildung 20 Registerkarte „Bundle Logs“ (Protokollbündel)

DATE	REAGENT BARCODE	WORKFLOW	R1	I1	R2	I2	USER NAME	RUN TYPE
13 Dec 2019	FC1234567-ABCDE	Unknown	6	0	0	0	illuminaUser	Manual
26 Feb 2020	FC1234567-ABCDE	Unknown	151	2	0	2	illuminaUser	Manual
11 Jun 2020	FC1234567-ABCDE	GenerateFASTQ	96	0	96	0	illuminaUser	LocalRunManager
24 Jun 2020	FC1234567-ABCDE	Unknown	26	0	0	0	illuminaUser	Manual
21 Jul 2020	FC1234567-ABCDE	GenerateFASTQ	151	8	151	8	sbsadmin	LocalRunManager
01 Oct 2020	FC1234567-ABCDE	Unknown	151	0	0	0	illuminaUser	Manual
09 Oct 2020	FC1234567-ABCDE	GenerateFASTQ	151	0	151	0	illuminaUser	LocalRunManager
27 Oct 2020	FC1234567-ABCDE	Unknown	26	0	0	0	illuminaUser	Manual

Durchführen einer Systemprüfung

Der Systemprüfungsbildschirm wird in der Regel verwendet, um während einer Live-Help-Sitzung eine Verbindung mit einem Mitarbeiter des technischen Supports von Illumina herzustellen. Die Verwendung dieser Funktion ist während des normalen Betriebs oder für die Gerätewartung nicht erforderlich.

Einige Systemprüfungen können durchgeführt werden, bevor Sie sich an den technischen Support von Illumina wenden, wie beispielsweise der Volumentest. Bei einem Volumentest wird der Zustand des Fluidiksystems überprüft, indem das Fließvolumen anhand der Blasen, die die Sensoren passieren, geschätzt wird. Weitere Informationen finden Sie unter *Durchführen eines Volumentests auf Seite 47*.



VORSICHT

Der Kipp-/Neigetest und der vollständige Optiktest erfordern eine spezielle Fließzelle und sollten nur von Illumina-Technikern durchgeführt werden.

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **System Check** (Systemprüfung).
- 2 Verfahren Sie nach einer der folgenden Anweisungen:
 - ▶ Wählen Sie die einzelnen Tests aus, die Sie durchführen möchten.
 - ▶ Wählen Sie **Select All** (Alle auswählen), um alle Tests durchzuführen.
- 3 Wählen Sie **Next** (Weiter).
Nach Abschluss der Tests werden die Ergebnisse auf dem Bildschirm angezeigt.
- 4 **[Optional]** Wählen Sie **Show Details** (Details anzeigen), um eine Zusammenfassung der Ergebnisse in der Software-Benutzeroberfläche anzuzeigen.
- 5 **[Optional]** Wählen Sie **Export Results** (Ergebnisse exportieren), um die Ergebnisse in eine CSV-Datei auf einem USB-Stick zu exportieren.
- 6 Wählen Sie **Done** (Fertig).

Unterbrechen oder Anhalten eines Laufs

Das MiSeq ist darauf ausgelegt, einen Lauf von Anfang bis Ende ohne Aktionen seitens des Benutzers auszuführen. Es ist jedoch möglich, einen Lauf über den Sequenzierungsbildschirm zu unterbrechen oder anzuhalten.

Unterbrechen eines Laufs

Sie können einen Lauf vorübergehend unterbrechen, bevor er abgeschlossen ist. Sie können dies beispielsweise tun, wenn Sie glauben, dass die Abfallflasche voll ist. Unterbrochene Läufe können wieder aufgenommen werden.

Wenn Sie **Pause** (Unterbrechen) wählen, wird der aktuelle Befehl zu Ende ausgeführt. Anschließend wird der Lauf unterbrochen und die Fließzelle in einen sicheren Zustand versetzt.

Um einen Lauf vom Sequenzierungsbildschirm aus zu unterbrechen, wählen Sie **Pause** (Unterbrechen). Die Schaltfläche ändert sich in „Resume“ (Fortsetzen). Wenn Sie bereit sind, den Lauf fortzusetzen, wählen Sie **Resume** (Fortsetzen).

Abbildung 21 Sequenzierungsbildschirm eines unterbrochenen Laufs




Anhalten eines Laufs

Während des Sequenzierungsvorgangs können Sie mithilfe der Schaltfläche **Stop** (Anhalten) im Sequenzierungsbildschirm einen Lauf stoppen, bevor er abgeschlossen ist. Sie können einen Lauf beispielsweise anhalten, wenn er falsch konfiguriert wurde, die Datenqualität schlecht ist oder ein Hardwarefehler auftritt.

Wenn ein Lauf angehalten wird, wird der aktuelle Befehl nicht zu Ende ausgeführt und der Fließzellentisch fährt in die Vorwärtsposition. Die Real-Time Analysis-Software führt die Analyse für den letzten abgeschlossenen Zyklus weiter durch.

Abbildung 22 Anhalten eines Laufs

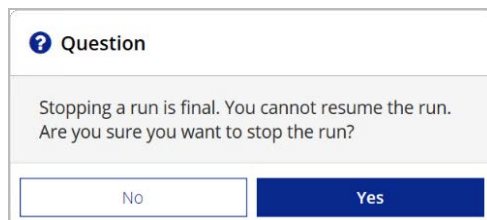

Das Anhalten eines Laufs ist endgültig. Ein angehaltener Lauf kann nicht fortgesetzt werden. Sie haben nur die Möglichkeit, mit einem Geräthewaschlauf fortzufahren.

Manuelles Anheben der Sipper einer Reagenzienkartusche

Die Sipper der Reagenzienkartusche werden möglicherweise nicht automatisch angehoben, wenn ein Lauf unerwartet unterbrochen wird oder ein Fehler während des Laufs auftritt. Um die Reagenzienkartusche zu entfernen, heben Sie die Sipper der Reagenzienkartusche manuell an.

- 1 Wählen Sie im Startbildschirm **Perform Wash** (Waschlauf durchführen).
- 2 Wählen Sie **Raise Sippers** (Sipper anheben).
- 3 Entfernen Sie die Reagenzienkartusche.

Beheben von Laufkonfigurationsfehlern

Wenn Prüfungen des Selbsttests fehlschlagen, wird ein rotes Symbol **X** neben dem entsprechenden Element angezeigt. Auf dem Bildschirm wird eine Meldung angezeigt, die eine Beschreibung des Fehlers und der zur Behebung des Fehlers erforderlichen Maßnahme enthält.

Fehler	Maßnahme
X Free Disk Space (Speicherplatz freigeben)	Bei geringem Speicherplatz wird eine Meldung angezeigt, die angibt, wie viel Speicherplatz erforderlich ist. Mit der Funktion Manage Files (Dateien verwalten) können Sie den erforderlichen Speicherplatz auf dem Gerätecomputer frei machen.
X Network Connection Active (Netzwerkverbindung aktiv)	Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel an das Gerät angeschlossen ist. Wenn die Netzwerkverbindung nicht wiederhergestellt wird, wählen Sie im Bildschirm „Manage Instrument“ (Gerät verwalten) die Option Reboot (Neustart), um die Software neu zu starten. Falls die Verbindung weiterhin nicht wiederhergestellt wird, wählen Sie im Bildschirm „Manage Instrument“ (Gerät verwalten) die Option Shut Down (Ausschalten) und schalten Sie das Gerät anschließend über den Netzschalter aus. Warten Sie mindestens 60 Sekunden. Schalten Sie dann das Gerät ein und starten Sie die Software.
X Primary Analysis Ready (Primäranalyse bereit)	Die Primäranalyse aus dem vorherigen Lauf ist noch nicht abgeschlossen. Standardmäßig ist eine Stunde für das Abschließen der Primäranalyse vorgesehen. Auf dem Bildschirm wird ein Countdown angezeigt. Sie haben die Möglichkeit, eine Stunde zu warten oder Terminate Analysis (Analyse beenden) zu wählen. Die Sekundäranalyse stoppt bei unvollständigen Zyklen.

Beheben von RFID-Lesefehlern

Wenn das System die RFID von Verbrauchsmaterialien nicht lesen kann, können Sie auf der Illumina-Website einen temporären Bypass-Code anfordern. Ein temporärer Bypass-Code läuft nach sieben Tagen ab.

- 1 Versuchen Sie immer, den RFID-Lesevorgang erneut auszuführen, bevor Sie fortfahren. Falls die RFID ein zweites Mal fehlschlägt, wählen Sie **Enter Code** (Code eingeben).
- 2 Rufen Sie auf einem Computer mit Internetzugang my.illumina.com auf und wählen Sie **Sign In** (Anmelden) in der Symbolleiste oben auf der Seite.
- 3 Melden Sie sich bei Ihrem MyIllumina-Konto an.
Die Schaltfläche „Sign In“ (Anmelden) auf der Symbolleiste wird durch Ihren Namen ersetzt.
- 4 Bewegen Sie den Mauszeiger über Ihren Namen und wählen Sie **Account** (Konto). Klicken Sie in der Spalte **My Tools** (Meine Tools) auf **MiSeq Self-Service**.
- 5 Geben Sie auf der Seite „MiSeq Self-Service“ die **MiSeq-Seriennummer** ein.
- 6 Wählen Sie in der Dropdown-Liste „Type of Override Code“ (Typ des Überschreibungscode) die Option **RFID Override** (RFID-Überschreibung) aus.
- 7 Wählen Sie die Option **Get Code** (Code abrufen), um den Code zu generieren.
- 8 Kehren Sie zur MCS-Benutzeroberfläche zurück und wählen Sie **Enter Code** (Code eingeben).
- 9 Geben Sie den temporären Bypass-Code mithilfe der Bildschirmtastatur ein und wählen Sie anschließend **Next** (Weiter).
- 10 Geben Sie die Barcodenummer der Fließzelle, der PR2-Flasche bzw. der Reagenzienkartusche ein.

Verbrauchsmaterial	Position der Barcodennummer
Fließzelle	Über dem Barcode auf dem Etikett des Fließzellenbehälters. Fließzellen-Barcodennummern beginnen mit „A“ (Standard), „D“ (Mikro) oder „G“ (Nano). Beispiel: A0E61
PR2-Flasche	Unter dem Barcode auf dem Etikett der PR2-Flasche. Beispiel: MS0011881-PR2
Reagenzienkartusche	Unter dem Barcode auf dem Etikett der Reagenzienkartusche. Beispiel: MS0010744-300

- 11 Wenn Sie einen Bypass-Code für die Reagenzienkartusche eingeben, geben Sie die Versionsnummer des Kits ein. Wählen Sie **Enter Reagent Kit Barcode** (Barcode des Reagenzien-Kits eingeben), um die Barcodennummer der Reagenzienkartusche und die Versionsnummer des Kits manuell einzugeben.



VORSICHT

Wenn eine falsche Versionsnummer für das Reagenzien-Kit eingegeben wird, kann sich dies negativ auf die Sequenzierungsdaten auswirken.

- 12 Drücken Sie die **Eingabetaste**.

Durchführen eines Volumentests

Verstopfungen in den Fluidikleitungen können zu einer schlechten Reagenzienzugabe führen und sich negativ auf die Sequenzierungsergebnisse auswirken. Wenn Sie eine Verstopfung in den Fluidikleitungen vermuten, führen Sie einen Volumentest durch.

Bei einem Volumentest wird der Zustand des Fluidiksystems überprüft, indem das Volumen zwischen Blasen geschätzt wird, die die Sensoren passieren. Zur Durchführung eines Volumentests müssen die Waschablage und die Waschflasche mit Wasser in Laborqualität gefüllt und eine gebrauchte Fließzelle muss eingesetzt werden. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Test durchzuführen.

- 1 Stellen Sie sicher, dass sich eine gebrauchte Fließzelle im Gerät befindet.
- 2 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **System Check** (Systemprüfung).
- 3 Wählen Sie **Conduct Volume Test** (Volumentest durchführen) und anschließend **Next** (Weiter).
- 4 Füllen Sie jeden Behälter der Waschablage mit 6 ml Wasser in Laborqualität.
- 5 Füllen Sie die 500-ml-Waschflasche mit 350 ml Wasser in Laborqualität.
- 6 Laden Sie die Waschablage und die Waschflasche in das Gerät.
 - a Öffnen Sie die Klappe der Reagenzienkammer und des Reagenzienkühlers und schieben Sie die Waschablage bis zum Anschlag in den Reagenzienkühler. Schließen Sie die Klappe des Reagenzienkühlers.
 - b Entfernen Sie die Abfallflasche und entsorgen Sie den Inhalt ordnungsgemäß. Setzen Sie die Abfallflasche wieder in die Reagenzienkammer ein.
 - c Drücken Sie den Sipper-Griff langsam nach unten und stellen Sie dabei sicher, dass die Sipper in die Waschflasche und in die Abfallflasche eintauchen.
- 7 Wählen Sie **Next** (Weiter).
Wenn der Volumentest beendet ist, werden die Ergebnisse auf dem Bildschirm angezeigt.
Wenn der Test nicht bestanden wurde, führen Sie einen Wartungswaschlauf durch. Siehe *Durchführen eines Wartungswaschlaufs* auf Seite 35.

8 Wiederholen Sie nach Abschluss des Wartungswaschlaufs den Volumentest.

Messen erwarteter Waschvolumina

Durch das Messen der erwarteten Waschvolumina wird bestätigt, dass die Waschfluidik effizient funktioniert.

- 1 Bevor Sie mit einem Waschlauf beginnen, leeren Sie die Abfallflasche.
- 2 Wenn der Waschlauf abgeschlossen ist, messen Sie das Waschvolumen in der Abfallflasche.

Waschlauftyp	Erwartetes Waschvolumen
Nachwaschung	17,25 ml
Nachwaschung mit Matrizenleitungswaschlauf	25,5 ml
Standbywaschlauf	46 ml
Wartungswaschlauf	51,75 ml

Beheben von Temperaturfehlern des Reagenzienkühlers

Der erforderliche Temperaturbereich des Reagenzienkühlers liegt zwischen 2 °C und 11 °C. Eine Sensoranzeige gibt die Temperatur des Reagenzienkühlers an. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Sensoranzeigen auf Seite 7](#).

Wenn Sie eine Fehlermeldung erhalten, die besagt, dass sich der Kühler nicht im angegebenen Temperaturbereich befindet, wenden Sie sich an den technischen Support von Illumina.

Weitere Informationen zum Reagenzienkühler finden Sie unter [Reagenzienkammer auf Seite 4](#).

Beheben von Local Run Manager-Analysefehlern

Informationen zur Behebung von Analysefehlern finden Sie im *Softwarehandbuch zu Local Run Manager v3* (Dokument-Nr. 1000000111492). Es enthält Anweisungen dazu, wie die Analyse erneut in die Warteschlange gestellt wird.

Konfigurieren der Systemeinstellungen

Die MCS enthält mehrere Bildschirme mit Befehlen zur Konfiguration des Systems. In der Regel werden die Software-Einstellungen während der MiSeq-Installation konfiguriert.

Konfigurieren von IP- und DNS-Einstellungen

Konfigurieren Sie IP- und DNS-Serveradressen, wenn dies aufgrund einer Netzwerkänderung oder eines Standortwechsels erforderlich ist.

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **System Settings** (Systemeinstellungen).
 - ▶ Wählen Sie **Obtain an IP address automatically** (IP-Adresse automatisch abrufen) bzw. **Use the following IP address** (Folgende IP-Adresse verwenden).
Wenn Sie **Use the following IP address** (Folgende IP-Adresse verwenden) wählen, geben Sie die IP-Adresse, die Subnetzmaske und das Standard-Gateway ein.
 - ▶ Wählen Sie **Obtain DNS address automatically** (DNS-Adresse automatisch abrufen) bzw. **Use the following DNS server addresses** (Folgende DNS-Serveradressen verwenden).
Wenn Sie **Use the following DNS server addresses** (Folgende DNS-Serveradressen verwenden) wählen, geben Sie die bevorzugte und eine alternative DNS-Serveradresse ein.
- 2 Wählen Sie **Save and Continue** (Speichern und fortfahren).

Anhang B Ausgabedateien und -ordner

Laufordner	50
Inhalt des MiSeqOutput-Ordners	50
RTA-Ordner und -Dateien	52

Laufordner

Bei jedem Lauf auf dem MiSeq-Gerät werden drei Laufordner erstellt, von denen jeder einen bestimmten Zweck erfüllt:

- ▶ **D:\Illumina\MiSeqTemp**: Wenn der Lauf beginnt, wird ein temporärer Laufordner auf das lokale Laufwerk des Gerätecomputers geschrieben und als Arbeitsbereich für MCS und RTA verwendet. Es muss nicht auf den Ordner „MiSeqTemp“ zugegriffen werden. Der Inhalt dieses Ordners wird nach sieben Tagen gelöscht.
- ▶ **D:\Illumina\MiSeqOutput**: RTA kopiert Dateien aus dem Ordner „MiSeqTemp“ in den Ordner „MiSeqOutput“. Wenn Primäranalysedateien generiert werden, kopiert RTA Dateien zurück in den Ordner „MiSeqTemp“ und füllt den Ordner „MiSeqAnalysis“. Fokusbilder und Miniaturbilder werden nicht in den Ordner „MiSeqAnalysis“ kopiert. Siehe *RTA-Ordner und -Dateien auf Seite 52*.
- ▶ Sie können den Speicherort des Ausgabeordners im Feld „Output Folder“ (Ausgabeordner) im Bildschirm „Run Options“ (Laufoptionen) ändern. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter *Festlegen der Standardspeicherorte der Ordner auf Seite 14*.
- ▶ **D:\Illumina\MiSeqAnalysis**: Wenn die RTA-Analyse abgeschlossen ist, greift Local Run Manager auf den Ordner „MiSeqAnalysis“ auf dem lokalen Laufwerk des Geräts zu, um mit der Sekundäranalyse zu beginnen. Alle Dateien, die in den Ordner „MiSeqAnalysis“ geschrieben werden, werden zurück in den Ordner „MiSeqOutput“ kopiert. Weitere Informationen finden Sie unter *Inhalt des MiSeqOutput-Ordners auf Seite 50*.

Wenn Sie BaseSpace für die Analyse verwenden, ohne die Analyse lokal zu replizieren, ist der Ordner „MiSeqAnalysis“ auf dem lokalen Laufwerk des Geräts leer.

Stammordner-Benennung

Der Name des Stammlaufordners gibt das Datum des Laufs, die Gerätenummer und die für den Lauf verwendete Fließzelle an.

Standardmäßig besitzt der Ordnername das folgende Format:

JJMMTT_<Gerätenummer>_<Laufnummer>_<Barcode_der_Fließzelle>

Die Laufnummer wird jedes Mal, wenn ein Lauf auf einem beliebigen Gerät durchgeführt wird, um 1 erhöht.

Inhalt des MiSeqOutput-Ordners

Nach Abschluss der RTA-Analyse wird der MiSeqOutput-Ordner mit Dateien befüllt, die für die Sekundäranalyse erforderlich sind. Nach Abschluss der Sekundäranalyse entsprechen sich der MiSeqOutput- und der MiSeqAnalysis-Ordner, mit der Ausnahme, dass der MiSeqOutput-Ordner zwei Unterordner für Bilddateien enthält: „Images“ und „Thumbnail_Images“. Diese Unterordner werden für die Sekundäranalyse nicht benötigt.

Dateien

Die folgenden Dateien werden in den Ausgabe- und den Analyseordner kopiert:

- ▶ **SampleSheet.csv**: Bietet Parameter für den Lauf und die nachfolgende Analyse. Zu Beginn des Laufs wird das Probenblatt in den Stammordner kopiert und in SampleSheet.csv umbenannt. Kopien werden in `Data\Intensities` and `Data\Intensities\BaseCalls` gespeichert.
- ▶ **runParameters.xml**: Enthält eine Zusammenfassung von Laufparametern und Informationen zu Laufkomponenten, z. B. die RFID der Fließzelle und die dem Lauf zugeordneten Reagenzien.
- ▶ **RunInfo.xml**: Enthält Laufinformationen der höchsten Ebene, z. B. die Anzahl der Reads und Zyklen im Sequenzierungslauf und die Angabe, ob ein Read indiziert ist.

Ordner

Zu den Ordnern, die in die Ausgabe- und Analyseordner kopiert werden, gehören die folgenden, während des Sequenzierungslaufs generierten Ordner:

- ▶ `<Laufordnername>\Config`: Enthält Konfigurationsdateien für den Lauf.
- ▶ `<Laufordnername>\Data`: Enthält die Unterordner „Intensities“, „BaseCalls“ und „Alignment“. Daten, die von Local Run Manager generiert wurden, befinden sich im Unterordner „Alignment“.
- ▶ `<Laufordnername>\Data\RTA Logs`: Enthält Protokolldateien, in denen jeder Schritt beschrieben wird, der von RTA für die einzelnen Reads ausgeführt wurde.
- ▶ `<Laufordnername>\Data\Intensities\BaseCalls`: Enthält Unterordner mit Base-Call-Dateien (*.bcl), Matrix- und Phasierungsdateien. Bei der Sekundäranalyse schreibt Local Run Manager FASTQ-Dateien in diesen Ordner. Weitere Informationen finden Sie im *Softwarehandbuch zu Local Run Manager v3 (Dokument-Nr. 1000000111492)*.
- ▶ `<Laufordnername>\Recipe`: Enthält das für den Lauf verwendete Rezept.
- ▶ `<Laufordnername>\Logs`: Enthält Protokolldateien, die jeden Schritt beschreiben, der vom Gerät für die einzelnen Zyklen ausgeführt wurde.
- ▶ `<Laufordnername>\Interop`: Enthält Binärdateien, die vom Sequencing Analysis Viewer (SAV) zum Zusammenfassen verschiedener Primäranalysemetriken (z. B. Clusterdichte, Intensitäten, Qualitäts-Scores und allgemeine Laufqualität) verwendet werden.

Alle anderen Dateien und Ordner, die im temporären Laufordner erstellt werden, werden nicht in den Ausgabe- und den Analyseordner kopiert. Sie enthalten temporäre Dateien, die für die Analyse oder die Fehlerbehebung nicht erforderlich sind.

Local Run Manager fügt während der Sekundäranalyse weitere Ordner hinzu, z. B. den Alignment-Ordner. Weitere Informationen finden Sie im *Softwarehandbuch zu Local Run Manager v3 (Dokument-Nr. 1000000111492)*.

RTA-Ordner und -Dateien

In der folgenden Tabelle werden die Ordner und Dateien beschrieben, die während der Primäranalyse von Real-Time Analysis (RTA) generiert werden. Viele dieser Dateien werden für die Sekundäranalyse durch die Local Run Manager-Software verwendet.

Schlüsseldatei	Unterordner	Beschreibung
RTAComplete.txt	Stammordner	Eine Markerdatei, die generiert wird, wenn die Base-Call-Analyse abgeschlossen ist. Das Vorhandensein dieser Datei löst den Start der Sekundäranalyse aus.
SampleSheet.csv	Stammordner	Diese Datei wird vor dem Lauf gelesen und in den Laufordner kopiert und später für die Sekundäranalyse verwendet.
RunInfo.xml	Stammordner	Gibt die Grenzen der Reads (einschließlich Index-Reads) und die für den Lauf ausgewählte Qualitätstabelle an.
*.bcl-Dateien	Data\ Intensities\BaseCalls\ L001\CX.X	Jede *.bcl-Datei enthält die RTA-Base-Calling- und RTA-Base-Qualitätsbewertungs-Ergebnisse für einen Zyklus und eine Platte.
*.stats-Dateien	Data\ Intensities\BaseCalls\ L001\CX.X	*.stats-Dateien enthalten die RTA-Base-Calling-Statistiken für einen bestimmten Zyklus/eine bestimmte Platte.
*.filter-Dateien	Data\ Intensities\BaseCalls	*.filter-Dateien enthalten Filterergebnisse pro Platte.
*.txt	Data\RTALogs	Protokolldateien aus der Primäranalyse.
*.cif-Dateien	Data\ Intensities\L001\CX.X	Jede binäre *.cif-Datei enthält die RTA-Bildanalyse-Ergebnisse für einen Zyklus und eine Platte. Weitere Informationen finden Sie unter <i>Fließzellen-Plattenummerierung</i> auf Seite 53.
*.locs-Dateien	Data\ Intensities\BaseCalls\ L001	Enthalten Berichte zu den Cluster-Koordinaten. Jede *.locs-Datei stellt eine Platte dar.
*.jpg-Dateien	Thumbnail_Images\ L001\CX.X	Miniaturbilder, die für jeden Zyklus und jede Base generiert werden und zur Fehlerbehebung bei einem Lauf verwendet werden können. Diese Dateien werden für die Bildanalyse verwendet. Sie werden nicht in den Analyseordner kopiert. Informationen zu den Bilddateinamen finden Sie unter <i>Fließzellen-Plattenummerierung</i> auf Seite 53.

Fließzellenplatten

Während des Sequenzierungslaufs wird die einzelne Lane der Fließzelle in kleinen Bildgebungsbereichen aufgenommen, die als Platten bezeichnet werden. Alle MiSeq-Fließzellen haben eine einzelne Lane, die Anzahl der Platten variiert jedoch abhängig vom verwendeten Fließzellentyp.

Fließzelle	MiSeq-Reagenzien-Kit	Platten	Bildgebungsoberfläche	Gesamtanzahl der aufgenommenen Platten
Standard-Fließzelle	MiSeq-Reagenzien-Kits, v3	19 Platten	Ober- und Unterseite	38 Platten insgesamt
PGS-Fließzelle	MiSeq-Reagenzien-Kit v3-PGS	19 Platten	Ober- und Unterseite	38 Platten insgesamt
Standard-Fließzelle	MiSeq-Reagenzien-Kits, v2	14 Platten	Ober- und Unterseite	28 Platten insgesamt

Fließzelle	MiSeq-Reagenzien-Kit	Platten	Bildgebungsoberfläche	Gesamtanzahl der aufgenommenen Platten
Mikro-Fließzelle	MiSeq-Reagenzien-Mikro-Kits, v2	4 Platten	Ober- und Unterseite	8 Platten insgesamt
Nano-Fließzelle	MiSeq-Reagenzien-Nano-Kits, v2	2 Platten	Nur Oberseite	2 Platten insgesamt

Wenn die Platten während des Sequenzierungslaufs aufgenommen werden, wird für jede Platte eine Ausgabedatei generiert. Weitere Informationen finden Sie unter *Fließzellen-Plattenummerierung* auf Seite 53.

Fließzellen-Plattenummerierung

Wenn die Platten während des Sequenzierungslaufs aufgenommen werden, wird für jede Platte eine Ausgabedatei generiert und mit der vierstelligen Plattennummer benannt. Mit Ausnahme der Nano-Fließzelle werden Aufnahmen von der oberen und unteren Oberfläche der Fließzelle gemacht. Die Ausgabedateien für jede Platte befinden sich im Laufordner unter `Data\Intensities\BaseCalls\L001`.

Fließzelle	MiSeq-Reagenzien-Kit	Platten	Bildgebungsoberfläche	Bilddateinamen
Standard-Fließzelle PGS-Fließzelle	MiSeq-Reagenzien-Kits, v3	1–19	Oberseite	1101 bis 1119
		1–19	Unterseite	2101 bis 2119
Standard-Fließzelle	MiSeq-Reagenzien-Kits, v2	1–14	Oberseite	1101 bis 1114
		1–14	Unterseite	2101 bis 2114
Mikro-Fließzelle	MiSeq-Reagenzien-Mikro-Kits, v2	1–4	Oberseite	1101 bis 1104
		1–4	Unterseite	2101 bis 2104
Nano-Fließzelle	MiSeq-Reagenzien-Nano-Kits, v2	1–2	Nur Oberseite	1101 bis 1102

Index

A

Abfallflasche 4
Aktualisieren der Software 41
Analyse-Workflow
 Definition 5
Anhalten eines Laufs 45
Ausschalten des Geräts 41

B

BaseSpace
 Updates 13
 Verbindung 7
Blinkende Symbole 6
Bundle Logs (Protokollbündel) 39-40, 42

C

CompletedJobInfo.xml 8

D

Dokumentation 1, 57
Domänenname 49

E

E-Mail-Warnungen 13

F

Fehler 6
Fehlerbehebung
 Bundle Logs (Protokollbündel) 39-40, 42
 Fluidik 47
 Laufspezifische Dateien 42
 RFID 46
Fließzelle
 Buchstabenbezeichner 46
 Einzelne Lane 8
 Farbe des Verschlusses 10
 Platten 52
 Plattenummerierung 53
 Reinigen 21
 Überblick 9
Fließzellenkammer 3
Fließzellenklemme 3

Fluidik

 Fehlerbehebung 47
 Waschlauf 35, 37

G

Genomreferenzen 39
Gerät in den Leerlauf versetzen 37

H

Hilfe, technische 57

I

InterOp-Dateien 6
InterOp-Ordner 51
IP-Adresse 49

K

Komponenten
 Fließzelle 9, 52
 Fließzellenkammer 3
 Optikmodul 3
 Reagenzienkammer 3-4
 Reagenzienkartusche 10
Kopieren von Dateien und Ordnern 39
Kundendienst 57

L

Laden von Reagenzien
 Kartusche 25
 PR2 24
Laufdauer 16
Laufkonfigurationsbildschirme 20
Laufoptionen 12-14
Laufordner
 Benennen 50
 Definition 5
 Inhalt 50
 Primäranalysedateien 52
 Temp, Ausgabe, Analyse 50
 Verwalten 39
Local Run Manager 1
 Überblick 8
Löschen von Dateien und Ordnern 39

M

- Manifestdatei
 - Auf Gerät kopieren 39
 - Definition 5
- Matrizenbildung 8, 29
- Matrizenleitungswaschlauf 29
- MiSeq Self-Service 46

N

- Nachwaschung 29
- Netzwerkeinstellungen 49

O

- Optikmodul 3
- Ordnerspeicherorte
 - Für aktuellen Lauf 27
 - Standardeinstellungen 14

P

- Plattenummerierung 53
- PR2, Laden 24
- Probenblatt
 - Auf Gerät kopieren 39
 - Definition 5
 - In Laufordner 52

R

- Read-Länge 16-17
- Reagenzien
 - Kit 9
- Reagenzienkammer 3-4
- Reagenzienkartusche 10
 - Auftauen 17
 - Inhalt 11
 - Überprüfen 18
- Reagenzienkühler, Temperatur 7
- Real-Time Analysis 1, 6
 - Ergebnisse 52
 - Laufordner 50
 - Matrizenbildung 29
- Referenzgenom
 - Dateiformat 5
- Rezepte verwalten 39

RFID

- Fehlerbehebung 46
- PR2 24
- Reagenzienkartusche 25
- Tracking 1
- Richtlinien für Wasser in Laborqualität 15
- RTAcomplete.txt 52
- RunInfo.xml 51-52
- runParameters.xml 51

S

- Schulungen 1
- Sekundäranalyse 8
- Sensoranzeigen 7
- Sequencing Analysis Viewer 8, 27
- Sequenzierungsbildschirm 27
- Sipper-Griff 4
- Software
 - Aktualisieren 41
 - Laufdauer 16
 - Überprüfen des Speicherplatzes 9
- Software aktualisieren 13
- Softwaresuite 6
- Speicherplatz
 - Überprüfen 9
- Standbywaschlauf 37
- status.xml 52
- Steuerungssoftware 6
- Supportseiten 1
- Symbole
 - Blinken 6
 - Sensoren 7
- Systemeinstellungen 49

T

- Technische Unterstützung 57

U

- Überwachen des Laufs 27
- Überwachungsdienst Illumina Proactive 13
- Universal Copy Service 6
- Unterbrechen eines Laufs 44

V

- Verbrauchsmaterialien 14
 - Wasser in Laborqualität 15

VeriSeq PGS-Workflow
 Fließzelle 10
 Wartungshäufigkeit 34
Verschieben von Dateien und Ordern 39
Volumentest 47

W

Warnungen 6
Wartungswaschlauf 35
Waschläufe
 Erwartete Volumina 48
 Für das Ausschalten vorbereiten 41
 Für den Leerlauf vorbereiten 37
 Nachwaschung 29
 Nachwaschungseinstellungen 12
 Standby 37
 Vorteile 29
 Wartung 35
Waschvolumina 48
Workflow
 Laufdauer 16

Z

Zyklen in einem Read 17

Technische Unterstützung

Wenn Sie technische Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an den technischen Support von Illumina.

Website: www.illumina.com
E-Mail: techsupport@illumina.com

Telefonnummern des Illumina-Kundendienstes

Region	Gebührenfrei	Regional
Nordamerika	+1.800.809.4566	
Australien	+1.800.775.688	
Belgien	+32 80077160	+32 34002973
China	400.066.5835	
Dänemark	+45 80820183	+45 89871156
Deutschland	+49 8001014940	+49 8938035677
Finnland	+358 800918363	+358 974790110
Frankreich	+33 805102193	+33 170770446
Großbritannien	+44 8000126019	+44 2073057197
Hongkong, China	800960230	
Irland	+353 1800936608	+353 016950506
Italien	+39 800985513	+39 236003759
Japan	0800.111.5011	
Neuseeland	0800.451.650	
Niederlande	+31 8000222493	+31 207132960
Norwegen	+47 800 16836	+47 21939693
Österreich	+43 800006249	+43 19286540
Schweden	+46 850619671	+46 200883979
Schweiz	+41 565800000	+41 800200442
Singapur	1.800.579.2745	
Spanien	+34 911899417	+34 800300143
Südkorea	+82 80 234 5300	
Taiwan, China	00806651752	
Andere Länder	+44.1799.534000	

Sicherheitsdatenblätter (SDS, Safety Data Sheets) sind auf der Illumina-Website unter support.illumina.com/sds.html verfügbar.

Die Produktdokumentation steht unter support.illumina.com zum Herunterladen zur Verfügung.



Illumina

5200 Illumina Way

San Diego, Kalifornien 92122, USA

+1.800.809.ILMN (4566)

+1.858.202.4566 (außerhalb von Nordamerika)

techsupport@illumina.com

www.illumina.com

Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung in Diagnoseverfahren.

© 2021 Illumina, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

illumina[®]